

友情提示

- 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。
- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。
- 所使用电极的保质期参见电极的使用说明书，超过保质期后，不管是否使用过，其性能都会受到影响，应及时更换。

目 录

1	ZDJ-5B 型自动滴定仪的安装	
1.1	开箱.....	6
1.2	仪器结构.....	6
1.3	仪器安装.....	9
1.3.1	辅滴定装置的安装.....	10
1.3.2	滴定管装置及阀安装.....	11
1.3.3	电极架及滴定杯安装.....	12
1.3.4	安装滴定管装置及阀门.....	13
1.3.5	安装电极架及滴定杯.....	13
1.3.6	连接输液管.....	13
1.3.7	仪器日常使用.....	14
1.3.8	打印机连接线的安装.....	15
1.3.9	电极的安装.....	15
1.3.9.1	分离电极的安装.....	15
1.3.9.2	复合电极的安装.....	16
1.3.9.3	双高阻的安装.....	16
1.3.9.4	温度电极的安装	16
2	ZDJ-5B 型自动滴定仪操作指南	17
2.1	简介.....	17
2.1.1	术语解释.....	18
2.1.2	ZDJ-5B 型自动滴定仪的特点.....	19
2.1.3	ZDJ-5B 型自动滴定仪的主要技术性能...21	
2.1.4	ZDJ-5B 型自动滴定仪操作方式.....	23

2.1.5 ZDJ-5B 型自动滴定仪总操作框图.....	24
2.2 滴定方法.....	27
2.2.1 滴定方法介绍.....	27
2.2.2 滴定方法类型.....	28
2.2.3 滴定方法数量.....	30
2.2.4 U 盘的文件存贮格式.....	31
2.2.5 滴定方法的管理.....	31
2.2.6 滴定方法的参数.....	32
2.2.7 滴定方法的过程.....	38
2.2.8 创建自己的滴定方法.....	42
2.2.9 创建复杂滴定方法的例子.	42
2.3 开机和按键.....	44
2.4 用户登录和起始界面.....	44
2.5 仪器操作	47
2.5.1 操作指导.....	47
2.5.2 快捷方式.....	48
2.5.3 系统设置.....	48
2.5.4 设备管理.....	50
2.5.5 清洗、补液.....	52
2.5.6 设置搅拌器.....	53
2.5.7 设置测量单元.....	55
2.5.8 查阅测量单元 1.....	55
2.5.9 标定 pH 电极.....	56
2.5.10 设置滴定管、滴定管系数.....	60
2.5.11 标定滴定管系数.....	60

2.5.12 自动样品进样器.....	62
2.5.12.1 自动样品进样器的特点.....	62
2.5.12.2 使用自动样品进样器单样品滴定. 62	
2.5.12.3 使用自动样品进样器多样品滴定 63	
2.5.12.4 自动样品进样器的测试.....	63
2.5.13 滴定剂管理.....	65
2.5.14 公式编辑器.....	68
2.6 滴定	71
2.6.1 滴定开始前的准备 1.....	71
2.6.2 滴定开始前的准备 2.....	71
2.6.3 开始滴定的几种途径.....	72
2.6.4 从“重复上次滴定”开始滴定.....	72
2.6.5 从“开始新滴定”开始滴定.....	72
2.6.6 从“滴定方法管理”开始滴定.....	73
2.6.7 从“样品列表管理”开始滴定.....	74
2.6.7.1 设置样品列表.....	75
2.6.7.2 设置进样器.....	76
2.6.7.3 设置电极标定.....	76
2.6.7.4 设置测量结果.....	78
2.6.7.5 开始滴定.....	78
2.6.8 动态滴定方法滴定.....	79
2.6.8.1 动态滴定方法参数.....	79
2.6.8.2 开始动态滴定方法滴定.....	83
2.6.8.3 动态滴定方法结束后的操作.....	85
2.6.9 预设终点滴定方法滴定.....	85

2.6.9.1 预设终点滴定方法参数.....	85
2.6.9.2 终点参数设置举例.....	87
2.6.9.3 开始预设终点滴定方法滴定.....	89
2.6.9.4 预设终点滴定方法结束后的操作.....	89
2.6.10 等量滴定方法滴定.....	89
2.6.10.1 等量滴定方法参数.....	89
2.6.10.2 开始等量滴定方法滴定.....	90
2.6.10.3 等量滴定方法结束后的操作.....	91
2.6.11 恒滴定方法滴定.....	91
2.6.11.1 恒滴定方法参数.....	91
2.6.11.2 开始恒滴定方法滴定.....	92
2.6.11.3 恒滴定方法结束后的操作.....	93
2.6.12 手动滴定方法滴定.....	93
2.6.12.1 手动滴定方法参数.....	93
2.6.12.2 开始手动滴定方法滴定.....	94
2.6.12.3 手动滴定方法结束后的操作.....	95
2.6.13 两种应用方案的滴定方法滴定.....	95
2.6.13.1 应用方案的滴定方法参数.....	95
2.6.13.2 开始应用方案的滴定方法滴定.....	96
2.6.13.3 应用方案滴定方法结束后的操作..	96
2.6.14 用户自己创建滴定方法的滴定.....	97
2.7 数据中心	98
2.7.1 查阅当前测量单元.....	98
2.7.2 查阅 pH 标定数据.....	98
2.7.3 查阅上次滴定结果.....	98

2.7.3.1	滴定信息.....	98
2.7.3.2	滴定曲线.....	99
2.7.3.3	滴定数据.....	100
2.7.3.4	滴定结果.....	100
2.7.3.5	生成滴定方法.....	100
2.7.3.6	打印输出.....	101
2.7.3.7	终点设置.....	102
2.7.3.8	查阅样品列表滴定结果.....	102
2.7.4	查阅存贮滴定结果.....	103
2.7.5	数据统计.....	104
3	ZDJ-5B 型自动滴定仪的仪器维护.....	106
3.1	仪器的维护.....	106
3.2	常见故障排除.....	106
4	ZDJ-5B 型自动滴定仪的附件信息.....	107
5	附录.....	108
	附录 1: pH 标准缓冲溶液的制备.....	108
	附录 2: RS232 串口说明.....	108
	附录 3: 故障现象与故障排除表.....	109
	附录 4: 术语解释.....	110
	附录 5: 产品订购信息.....	111

1 ZDJ-5B 型自动滴定仪的安装


1.1 开箱

在滴定仪装运包装箱中可找到以下部件：

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. ZDJ-5B 型自动滴定仪 | 1 台 |
| 2. 电极支架 | 1 只 |
| 3. 滴定装置阀门 | 1 套 |
| 4. 附件 | 1 套 |
| 5. 辅滴定单元（根据客户需求选购） | 1 套 |

1.2 仪器结构


1.2.1 仪器正面图

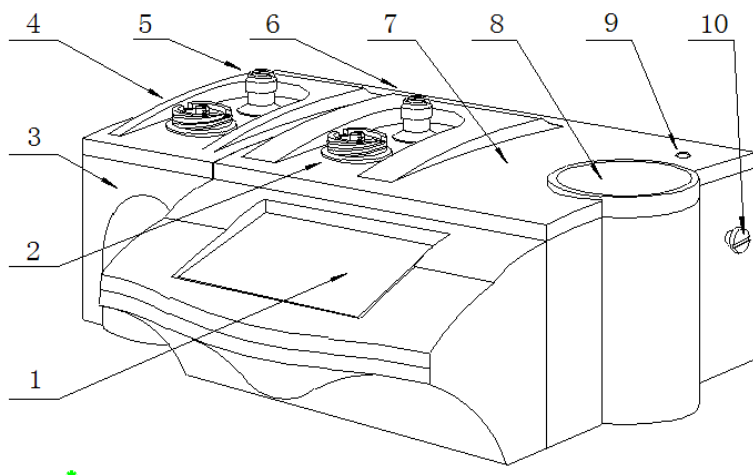

仪器正面示意图（图 1）

1. 触摸显示屏
2. 主滴定单元滴定管固定座
3. 辅滴定单元
4. 辅滴定单元滴定管固定座
5. 辅滴定单元阀门转向槽
6. 主滴定单元阀门转向槽
7. 主机
8. 下搅拌器
9. 电极架固定孔
10. 电极架定位螺钉


1.2.2 仪器后面板

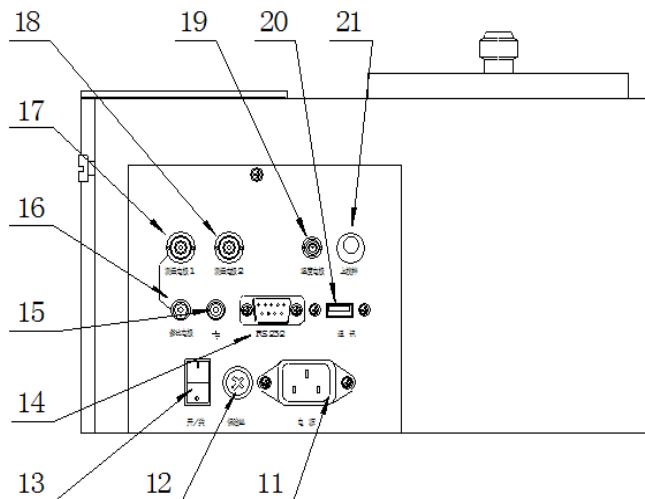

仪器后面示意图 (图 2)

11. 电源插座
12. 保险丝座
13. 电源开关
14. RS-232 通讯口
15. 接地接线柱
16. 参比电极接线柱
17. 测量电极 1 插口
18. 测量电极 2 插口
19. 温度电极插座
20. USB 通讯口
21. 上搅拌器插口

1.2.3 仪器配件

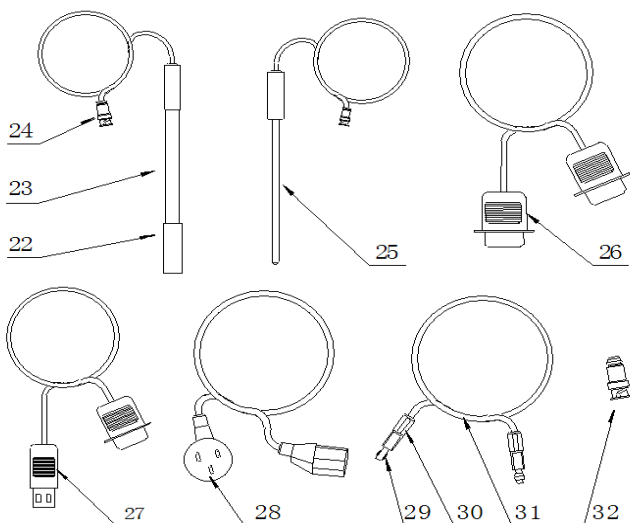


仪器附件示意图(图 3)

- 22. 电极护套
- 23. E-201-C 型 pH 复合电极
- 24. Q9 电极插头
- 25. T-818-B-6 型温度电极
- 26. RS-232 打印机连线
- 27. USB 通讯连线
- 28. 国际通用电源线
- 29. 夹管衬套（输液管与螺纹端面密封）
- 30. 夹管螺钉
- 31. 输液管
- 32. Q9 短路插头

1.3 仪器安装

打开包装，取出滴定仪、电极支架以及相关附件。

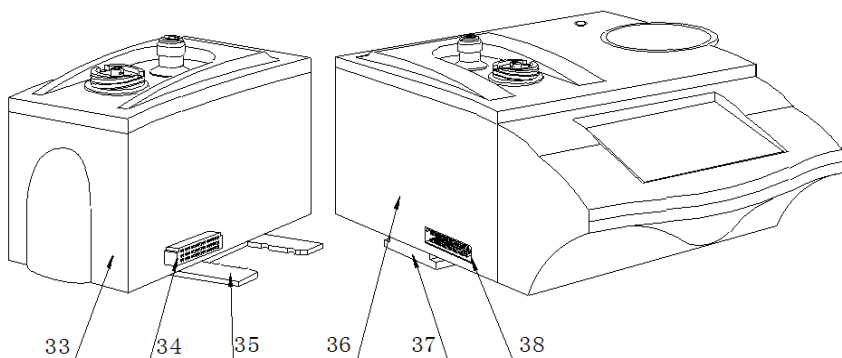


仪器主机与辅滴定单元示意图(图 4)

- 33. 辅滴定单元
- 34. 与主机相连的连接口
- 35. 安装固定板
- 36. 主机
- 37. 安装固定座
- 38. 与辅滴定单元相连的连接口

1.3.1 辅滴定单元的安裝


将辅滴定单元的安装固定板（35）对准主机上安装固定座（38）并插入安装固定座（38）使辅滴定单元和主机靠紧，并使连接器（34）与（38）接触良好。

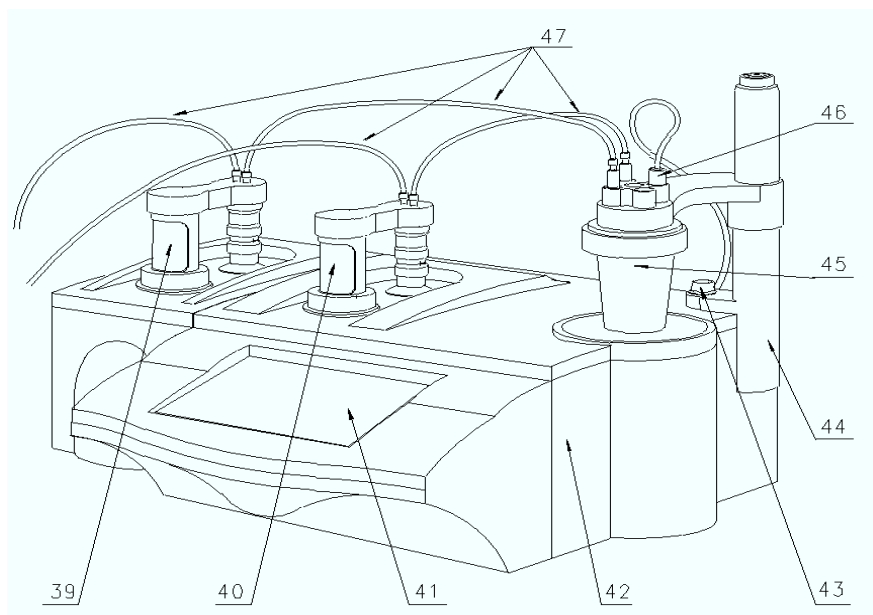

滴定仪管道连接示意图(图 5)

- 39. 辅滴定单元的滴定管及阀
- 40. 主机的滴定管及阀
- 41. 显示屏
- 42. 主机
- 43. 电极架固定螺钉
- 44. 电极架
- 45. 滴定杯
- 46. 电极安装口
- 47. 滴定管道


1.3.2 滴定管装置及阀安装

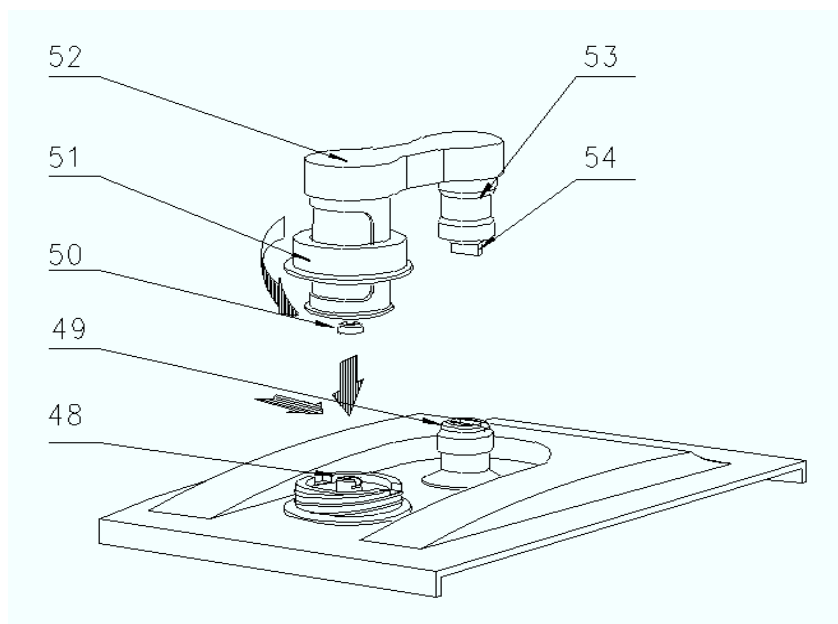

滴定管装置以及阀门安装示意图(图 6)

- 48. 顶杆
- 49. 阀门转杆（安装时上下配合）
- 50. 活塞杆头（安装时要配合）
- 51. 滴定装置紧固螺母
- 52. 阀及滴定管连接板
- 53. 阀门阀体
- 54. 阀门转向凸轴

1.3.3 电极架及滴定杯安装

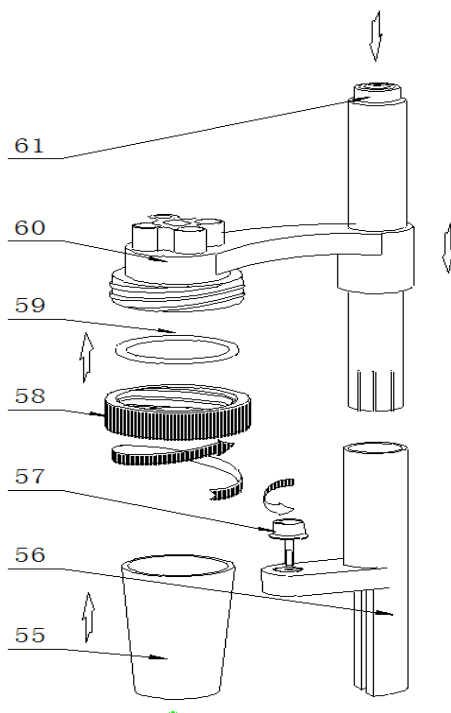

电极架以及滴定杯安装示意图(图 7)

- 55. 溶液杯

- 56. 电极架固定座
- 57. 电极架固定螺钉
- 58. 溶液杯固定螺帽
- 59. 硅橡胶圈
- 60. 电极架
- 61. 按钮（按下时可调节高度）

1.3.4 安装滴定管装置及阀门

将主机（7）放在试验台上，按（图 6）安装滴定管及阀门，安装时注意活塞杆头与主机上顶杆的倒 T 形槽相配合、由于本滴定装置与阀门是连为一体的因此还要兼顾阀门转向凸轴

（54）与（图 1）中主机上阀门转向槽（6）相扣，然后向下按在确认左右没有转动时旋紧滴定装置紧固螺母（51）即可。

1.3.5 安装电极架及滴定杯


先按（图 1）与（图 7）所示，把电极架固定座（56）的底部内侧 T 形槽对准主机右侧面的电极架定位螺钉（10）按下，然后拧紧固定螺钉（43）固定好电极架，平常在检测时和更换被滴溶液时按下按钮（61）可调节滴定杯的高度和左右角度；再按（图 7）所示将硅橡胶圈（59）放在溶液杯固定螺帽（58）内圈并旋在电极架（60）的外螺母上 2 至 3 圈，在溶液杯（55）中放入搅拌珠从下往上至顶部然后拧紧固定螺帽（58）。

1.3.6 连接输液管

按（图 5）所示，滴定管装置及阀门上有 2 个螺纹孔（面对

主机)；左边的一个为滴定管进液口；右面的一个为滴定管输出口。然后按图所示分别 1. 将输液管 (31) 长的一根 (只有单个夹管螺钉) 与阀门上方左面螺纹孔连接另一头插入贮液瓶；2. 再将输液管短的一根 (两头都有夹管螺钉的)，一头连接阀门上方右面螺纹孔；另一头与出厂附件中的滴定毛细管连接好，连接之后按图插入电极架的一个小孔中。3. 将输液管 (31) 放入贮液瓶的底部。

注意：先检查阀门的螺孔内是否有异物，再将夹管衬套 (29) 夹管螺钉 (30) 与阀门的螺孔拼紧，不得有液体及气体泄漏现象，否则会影响仪器检测的精度。如图所示。

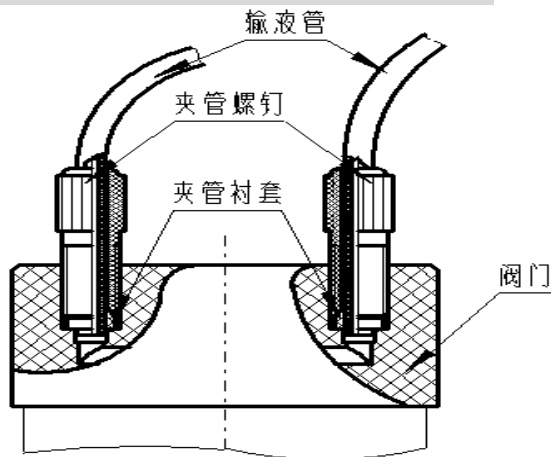

输液管连接示意图 (图 8)

1.3.7 仪器的日常使用

仪器在滴定时，要更换溶液，就要装拆溶液杯，如上图(示

图VII)所示, 先将紧定螺钉 (58) 放松, 将整个溶液杯装置抬高并旋转至主机外侧位子, 手托住溶液杯 (55), 旋转放松溶液杯固定螺帽 (58), 拿出溶液杯 (55), 倒掉溶液杯中的溶液, 清洗数次, 在溶液杯 (55) 中倒入被测溶液, 然后将溶液杯 (55) 按 (b 安装电极架及滴定杯) 安装好, 拧紧大螺帽 (58), 按下按钮将溶液杯装置下移并转至下搅拌器 (8) 的中心, 使溶液杯 (55) 杯底接触搅拌器 (8) 表面, 最后放松按钮 (61)。

注意: 搅拌珠也必须一起清洗, 同时搅拌珠必须放在溶液杯 (55) 的杯底。

1.3.8 打印机连接线的安装

将串行打印机连线或 RS-232 连线 (26) 插入后面板的 RS232 插座 (14) 内; 将国际通用电源线 (28) 插入电源插座 (11) 内; 拧下保险丝座 (12) 上的保险丝盖, 装入备件中的保险丝 $\Phi 5 \times 20$ (3A), 然后拧紧保险丝盖 (仪器出厂前已装好保险丝)。

1.3.9 电极的安装

1.3.9.1 分离电极的安装

拧下测量电极 1 插座 (17) 上的 Q9 短路插头 (32), 将测量电极 (24) 插入测量电极 1 插座 (17) 内, 参比电极接参比电极接线柱 (16), 同时, 在 “mV/pH 测量单元” 中选择相应的通道号 “Ch1”。当然也可电极连接在测量电极 2 插座上, 并设置好相应的通道号 “Ch2”。注意不能设置错误, 否则电位符合相反 (详见 6.1 “参数设置” 章节)。

注意，测量电极 2 插座（18）上的 Q9 短路插头（32）不能拔去，必须保证测量电极 2 插座（18）上的 Q9 短路插头（321）短路良好。

1.3.9.2 复合电极的安装

拧下后面板(图 2)Q9 短路插头（32）将 E-201-C 型 pH 复合电极（23）插头与后面板的测量电极插座连接，之后拔掉电极上的电极护套（22），然后将 E-201-C 型 pH 复合电极（23）插入电极架(示图VI)相应孔内（46），并设置好相应的通道号。

1.3.9.3 双高阻的安装

将测量电极接“测量电极 1”插座（17），参比电极接“测量电极 2”插座（18），另加一个电极（如铜丝）接在参比电极接线柱上（提供一个电位参考点），并设置通道号“Ch1”。双高阻连接一般用于参比电极内阻高的场合。例如：在非水滴定中，采用双高阻，可消除共模噪声的干扰。

1.3.9.4 温度电极的安装

按(图 2)所示将 T-818-B-6 型温度电极（25）插头与后面板的温度传感器插座（19）连接，之后把 T-818-B-6 型温度电极插入(示图VII)电极架（60）相应孔内。

2 ZDJ-5B 型自动滴定仪操作指南

2.1 简介

使用 ZDJ-5B 型自动滴定仪之前，请确保已阅读 ZDJ-5B 型自动滴定仪安装指南和操作指南。使用滴定仪时注意的问题有：

- 必须有良好的接地。
- 防止腐蚀性气体侵入。
- 仪器的接口必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触。
- 仪器可供长期稳定使用。测试样品后，所用电极应浸放在蒸馏水中。
- 滴定仪属于高精度的测量仪器，为了避免仪器的高阻器件受到损坏，当仪器不连接测量电极时，应将随机提供的 Q9 短路插头插入测量电极插座上。当仪器连接电极时，必须将短路插头放置在干燥、干净的环境，防止短路插头受潮，再次使用时影响仪器性能，甚至损坏仪器。
- 当滴定仪长时间不使用时，用户必须用蒸馏水将滴定管清洗干净，特别是会产生沉淀或结晶的滴定剂（如 AgNO_3 ），在使用完毕后应及时清洗，以免损坏阀门，给您带来不必要的损失。

2.1.1 术语解释

- 动态滴定：无需预先知道滴定终点，仪器在整个滴定过程中自动寻找滴定终点（电位变化率最大的点）。
- 预设终点滴定：仪器滴定到预先设定的终点电位 mV（或 pH）值时，自动停止滴定。
- pH斜率：每变化 1pH 值产生电位的变化量，通常用 mV/pH 或 % 表示。
- pH 的 E0：又称“零电位”，通常是指 pH 为 7 时的电位值。
- pH 的一点标定：用一种 pH 缓冲溶液进行的校准。
- pH 的多点标定：用两种以上 pH 缓冲溶液进行的校准。

2.1.2 ZDJ-5 型自动滴定仪的特点

ZDJ-5B 型自动滴定仪是在原来 ZDJ-5 型的基础上推出的新型产品，仪器主要有以下特点：

- 仪器采用全新微处理器技术使用 7" TFT 触摸屏，达 65k 色；支持简单的滑动操作。
- 仪器采用阀门滴定管一体化设计，用户可以直接更换，减小了不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题，仪器支持 10mL、20mL 多种滴定管。
- 仪器对传动系统进行了改进，大大缩小了仪器的体积，有效地降低了仪器的噪声。搅拌系统采用 PWM 调制技术，软件调速。
- 仪器支持上搅拌器。
- 仪器采用抗高氯酸腐蚀的材料，可进行非水滴定。仪器支持双高阻输入。
- 仪器可增配一个滴定单元，实现双管组合滴定，满足客户特殊要求。
- 仪器样品列表功能，支持我公司生产的自动进样器，可以实现多样品自动滴定，满足用户批量测试的需求；使用进样器，仪器也支持 pH 电极的自动标定。
- 仪器支持多测量单元，如电位测量单元、永停测量单元、电导测量单元、光度测量单元、温度测量单元等；仪器以电位测量单元作为默认配置，用户还可以根据需要增加一个测量单元，如永停、电导等。
- 仪器以滴定方法管理所有滴定，支持滴定方法的查阅、拷贝、编辑、新建等功能；所有滴定方法包含使用的设

备，如测量单元、滴定单元、搅拌器参数，测量参数、测量结果参数等。

- 对应不同测量单元，具有不同测量方法。对应电位测量单元仪器支持包括动态滴定方法、预设终点滴定方法、等量滴定方法、恒滴定方法、手动滴定方法，以及随机提供的 2 种应用。
- 仪器具有良好操作界面，使用方便，能实时显示有关测试方法、滴定曲线、测量结果。
- 仪器按照过程控制整个滴定，允许用户编辑滴定过程，创建特殊的滴定方法，满足探究性的应用。
- 滴定结束后，用户可直接生成专用滴定方法，扩大了仪器使用范围。仪器选用不同电极可进行不同的滴定，包括酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定和 pH 测量。
- 仪器支持 U 盘，允许读写滴定方法、滴定结果。
- 支持滴定剂管理，最多支持 5 种滴定剂；
- 支持公式编辑器，允许用户自定义结果计算公式，包括数字、+ - * / ()、系统变量、用户自定义变量，最大 50 个字符长度。
- 支持 USB、RS232 连接 PC，配合专门开发的配套滴定软件控制。在计算机上可即时显示滴定曲线及其一阶、二阶导数。方便滴定模式的编辑和修改，并可进行结果的统计等。
- 仪器具有断电保护功能在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据和设置的参数

不会丢失。

- 仪器支持存贮 100 套滴定方法。
- 仪器支持 GLP 规范，可以存贮 200 套滴定结果。
- 仪器具有统计功能，允许用户将滴定结果进行统计、查阅、分析、比较。
- 支持电极标定功能，具有标液组管理功能，自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲剂，最多 3 点标定。
- 仪器支持多种途径开始滴定，包括从起始界面、导航式滴定、快捷方式、滴定方法管理、样品列表管理等。
- 允许用户创建快捷方式，可以将经常使用的功能、滴定方法创建快捷方式，直接启动。
- 支持设备管理，允许单独调试、控制。管理每个设备。
- 仪器编写有部分操作指导，简单、扼要地提示仪器的常规操作说明，方便用户使用。
- 仪器支持用户管理，最大支持 8 个用户，支持密码管理。
- 支持中英文语言。
- 仪器支持固件升级功能，多种升级途径，包括用 U 盘直接升级；允许仪器功能扩展和个性化要求。

2.1.3 ZDJ-5 型自动滴定仪的主要技术性能

1 测量范围

pH 值：(0.000~14.000) pH；

mV 值：(-1999.99~1999.99) mV；

温度值：(-5.0~105.0) °C。

2 分辨率

pH 值: 0.001pH;

mV 值: 0.01mV;

温度值: 0.1℃。

3 电子单元基本误差

pH 值: $\pm 0.01\text{pH} \pm 1$ 个字;

mV 值: $\pm 0.03\%$ 满度;

温度值: $\pm 0.3^\circ\text{C}$;

4 滴定管容量允差

10ml 滴定管: $\pm 0.025\text{ml}$;

20ml 滴定管: $\pm 0.035\text{ml}$ 。

5 滴定分析的重复性: 0.2%。

6 电子单元重复性误差: 不大于 0.2mV。

7 电子单元稳定性: $\pm 0.3\text{ mV} \pm 1$ 个字/3h。

8 控制滴定灵敏度: $\pm 2\text{mV}$ 。

9 仪器正常工作条件

环境温度: $(5.0 \sim 35.0)^\circ\text{C}$;

相对湿度: 不大于 80%;

供电电源: $(220 \pm 22)\text{V}$, 频率 $(50 \pm 1)\text{Hz}$;

除地磁场外, 周围无电磁场干扰。

10 外形尺寸

主滴定装置(mm): $340 \times 400 \times 400$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高);

辅滴定装置(mm): $200 \times 110 \times 230$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)。

11 重量(kg): 约 10。

2.1.4 ZDJ-5 型自动滴定仪的操作方式

本仪器使用触摸屏作为操作、控制设备，随机将配置触摸屏，用户触摸按键时可以适当延长一点时间以增加点击的准确性，如果偏离位置确实较大，应该进行触摸屏的重新校正，以免影响使用效果。

仪器默认以蓝色高亮条表示选中，浅色表示无效的选项，点击高亮条可以执行相应操作，具体实现的功能与实际的功能模块相关。

仪器设置有两种按键输入方式，一种输入字符，一种输入数字。输入窗口的标题为输入信息提示，上方为输入窗口，下方为按键，用户按“Cancel”键表示取消输入，按“Enter”键表示确认输入，按“Backspace”或者“Bsp”表示退格，即清除一个输入的字符。





仪器按键输入示意图(图 9)


注意：

如果仪器连接有 PC 机，并且 PC 机上运行我公司专门开发的滴定仪软件，则仪器的控制全部由滴定仪专用软件控制。

2.1.5 ZDJ-5 型自动滴定仪的总操作框图

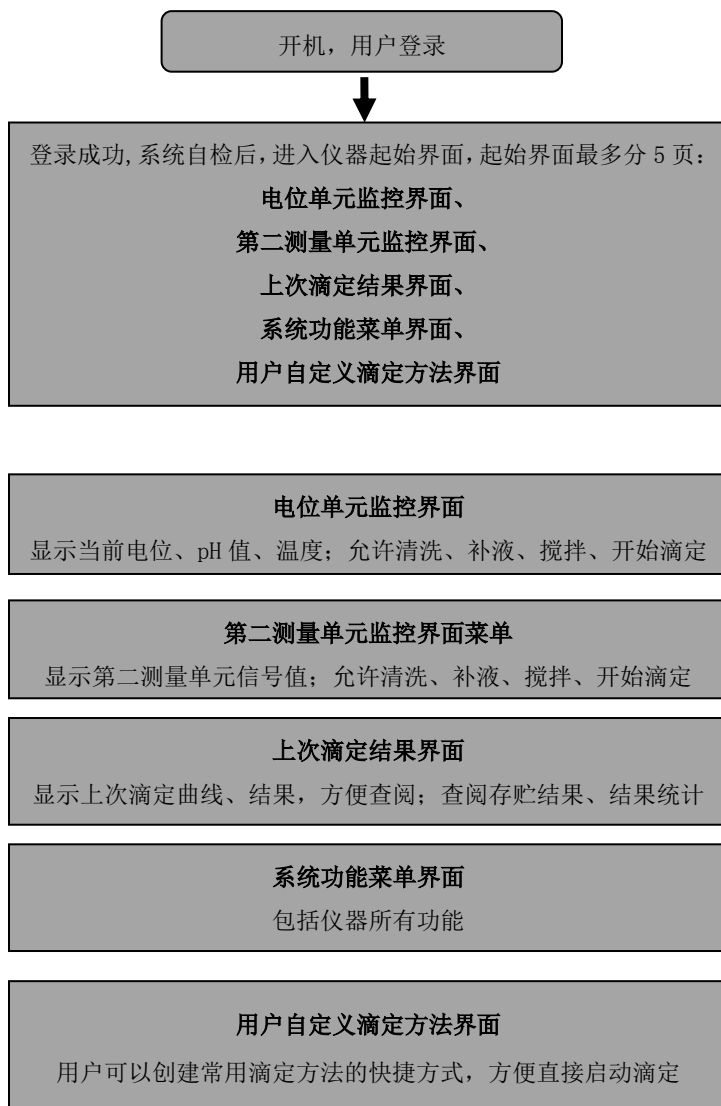

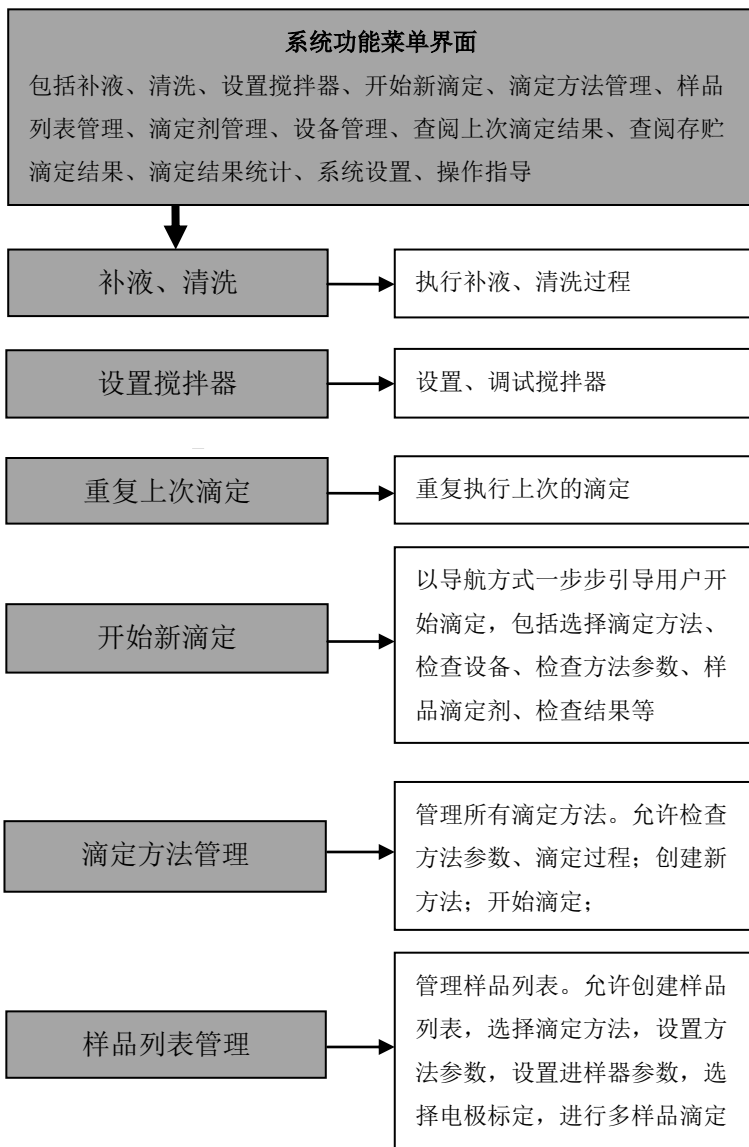

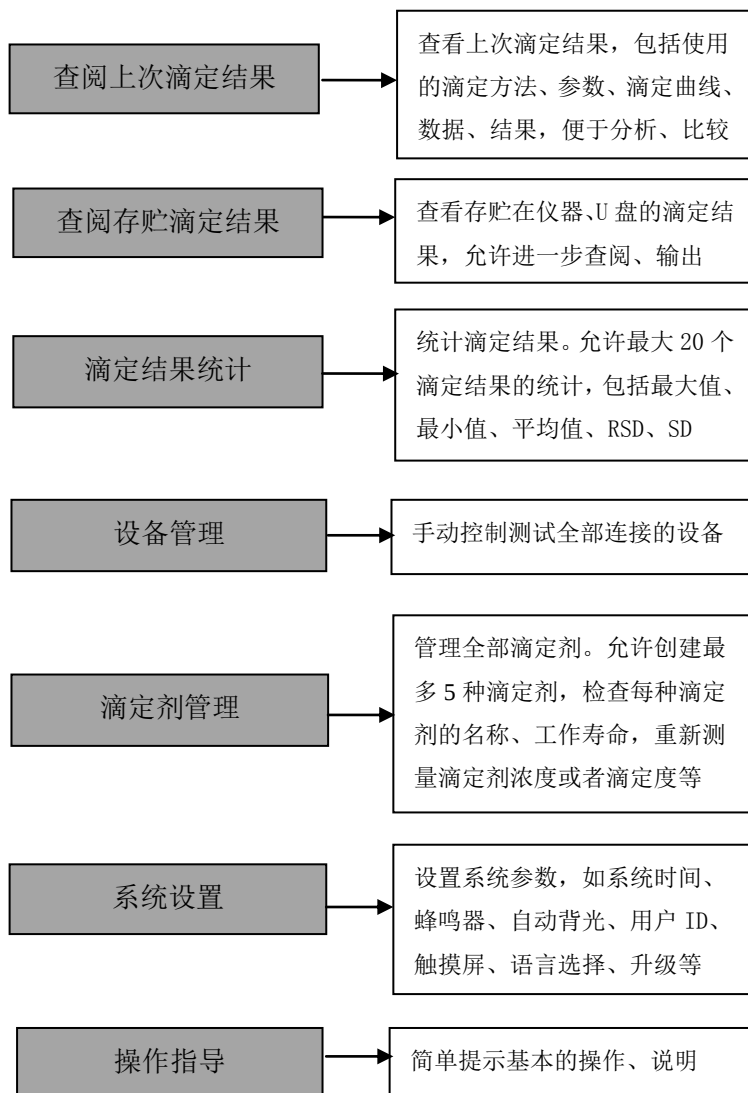

仪器总操作示意图(10)

2.2 滴定方法

2.2.1 滴定方法介绍

本仪器以滴定方法定义所有的滴定,每个滴定方法包含一套滴定过程,以一个过程接一个过程控制完成整个滴定。为了适应用户查阅习惯,我们编写有两种查阅方式,一个为参数查阅为主、一个以过程控制为主。


每个滴定方法包含有多个参数,包括测量滴定方法类参数、提示类参数、设备类参数、滴定控制类参数、样品滴定剂类参数、滴定结果类参数等几部分,如图为查阅滴定方法的参数。

查阅方法参数,方法名称:Dynamic Titration		
方法基本信息	方法类型	滴定类型
检查方法的基本信息		
方法名称:	Dynamic Titration	
简要描述:	System Method	
创建者:	REX Team	
创建时间:	2014/06/18 12:13:10	

滴定方法参数示意图(11)

同样,每个滴定方法里面包含一整套滴定过程控制,允许添加、修改每个独立的过程,除仪器提供的7个基本滴定方法(电位测量单元)外,用户自己创建的滴定方法,将允许修改、

编辑滴定过程，包括修改为双管路滴定、自动进样器支持、多滴定模式叠加（如预设终点滴定后再进行动态滴定，详细参考《滴定方法的过程》章节）等复杂的滴定方法，如图为查阅滴定方法的控制过程。滴定参数与滴定过程相辅相成，缺一不可。

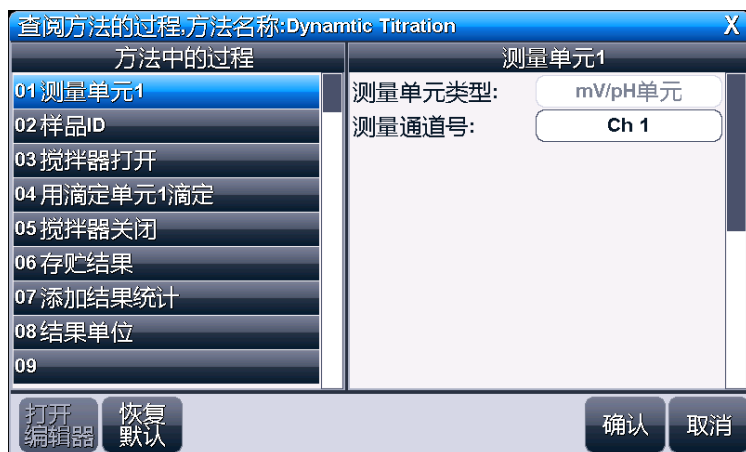

滴定方法过程示意图(12)

2.2.2 滴定方法类型

对应电位测量单元，仪器随机提供 7 个滴定方法，包括动态滴定方法、预设终点滴定方法、恒滴定方法、等量滴定方法、手动滴定方法以及 2 种具体应用：HCl 滴定 NaOH (0.1mol/L) 方法、 $K_2Cr_2O_7$ 滴定 Fe^{2+} (0.1mol/L) 方法等，其他滴定方法可以由用户自己创建，如图即为仪器提供的滴定方法（图示仪器具有电位测量单元、温度测量单元）。



滴定方法类型示意图(13)

■ 动态滴定方法

动态滴定方法是仪器的主要滴定方法之一,这是一种根据突跃大小自动寻找终点的方法,适合大多数未知样品的测量。滴定结束并找到终点后,允许用户由动态滴定方法产生预设终点滴定方法。

■ 预设终点滴定方法

如果用户事先已知样品溶液的滴定终点值,就可以用预设终点滴定方法进行快速滴定。用户只要设置相应的终点数、终点值(pH或电位值)、预控点值(预控点是快速滴定到慢速滴定的切换点),即可进行滴定。

■ 等量滴定方法

该方法适用于滴定剂消耗少的滴定体系(通常滴定剂消耗1mL以下时可使用等量滴定方法)。在此方法中,仪器每次添加固定的体积,通常为0.02mL,当然用户可以修改此参数,

用户也可设置预加体积参数，以便加快滴定速度。

■ 恒滴定方法

本方法针对特殊的用户，可以满足用户对某种样品的某个值进行监控，用户事先设置监控点，仪器开始滴定后，一旦达到监控值则停止滴定，反之则继续滴定。比如，有些样品的 pH 值会随时间或者其他因素变大或者变小，而我们需要将样品的 pH 值恒定，则可以用这种滴定方法。

■ 手动滴定方法

这是一种用户完全自己控制、设定的滴定方法。滴定过程中，需要用户自己控制添加溶液、自己判断添加后电位的稳定、下一次添加量的多少等工作。该滴定方法可帮助用户寻找、分析未知样品、测试滴定终点。

■ 两种应用方法

仪器随机提供了两种专用滴定方法：

HCl 滴定 NaOH (0.1mol/L) ,

K₂Cr₂O₇ 滴定 Fe²⁺ (0.1mol/L) 。

■ 其他滴定方法

用户可以在自己的研究、生产、制备、控制、分析领域，面对特殊的测定体系、测定样品，建立自己的方法。可以由用户自己创建。

2.2.3 滴定方法数量

仪器最多允许存贮 100 套滴定方法，一旦超过存贮的数量，用户可以删除原来的滴定方法或者存贮到 U 盘。

存贮在 U 盘的滴定方法同样允许查阅、删除、拷贝到仪器

中。使用存贮在 U 盘中的滴定方法开始滴定后，仪器同样可以重复上一次滴定。

2.2.4 U 盘的文件存贮格式

仪器将在第一次使用的 U 盘根目录中创建以下格式的文件名：

C:\ZDJ-5B\METHOD
 \RESULT

其中 C:\ZDJ-5B\METHOD 中存贮滴定方法，
C:\ZDJ-5B\RESULT 下将存贮滴定结果。文件名格式采用 DOS 系统的 8.3 编码，即 8 个大写的字符表示文件名，3 个字符为扩展名。扩展名为采用固定格式，即 .MOD 表示滴定方法文件，.RES 表示滴定结果文件。如 M1.MOD 为滴定方法 1 的文件；M2.MOD 为滴定方法 2 的文件。

注意：每个滴定方法或者滴定结果保存为独立的文件。

2.2.5 滴定方法的管理

仪器支持用户查阅、创建、拷贝、编辑、删除滴定方法，如图为仪器提供的 7 个滴定方法和自己创建的方法。用户在起始状态下，选择菜单项“滴定方法管理”即可进入，此时允许用户另存滴定方法、删除滴定方法、创建快捷方式到起始状态、查阅滴定方法的参数、查阅滴定方法的过程，或者直接开始滴定。



滴定方法管理示意图(14)

仪器首先载入的为系统内部存贮的滴定方法，当用户连接 U 盘并点击“U 盘”，仪器将自动检测 U 盘里面滴定方法的数量，然后列出滴定方法。注意：仪器最大支持一次读取 U 盘里面 200 套的滴定方法。

仪器系统内部最大支持存贮 100 套滴定方法，一旦超过最大存贮数，可以将滴定方法存贮到 U 盘。

2.2.6 滴定方法的参数

如前面滴定方法的介绍，每个滴定方法包含两大部分，相应的可以按照参数、过程控制两种方法来查阅。

用户在起始状态下，选择菜单项“滴定方法管理”再点击“查阅参数”即可进入。

每个滴定方法包括 5 大类信息：方法基本信息、设备信息、方法参数、样品滴定剂信息、结果信息。

方法基本信息类有方法基本信息页、方法类型页、滴定类型页；设备信息类有滴定单元页、测量单元页、搅拌器页；方法参数类有滴定前准备页、过程参数页、终点参数页；样品滴定剂信息类有样品页、滴定剂页；结果信息类有滴定结果页、输出设置页、恢复默认页。

具体的参数包括方法名称、方法的简要描述、方法的创建时间、创建者、当前方法中的滴定模式数量、当前模式号、滴定类型（mV/pH 滴定）、滴定单元、测量单元、搅拌器、滴定前搅拌时间、预加体积、预加体积单元号、预加后延时时间、滴定模式类型、相应滴定模式类型的终点控制参数、添加控制参数、pH 电极标定信息、样品信息、滴定剂信息、输出设置、测量结果设置等多个参数，如图为动态滴定方法的参数，详细的参数参见后面介绍。

查阅方法参数.方法名称:Dynamic Titration

方法基本信息 方法类型 滴定类型

检查方法的基本信息

方法名称: Dynamic Titration

简要描述: System Method

创建者: REX Team

创建时间: 2014/06/18 12:13:10

查阅方法参数.方法名称:Dynamic Titration

滴定单元 测量单元 搅拌器

检查滴定单元

预加体积滴定单元: 滴定单元1

滴定单元号: 滴定单元1

滴定管1类型: 10mL,滴定管

滴定管1系数: 99.84%

查阅方法参数 方法名称:Dynamic Titration

滴定前准备 过程参数 终点参数

设置滴定开始前参数

滴定前搅拌时间: 5s

预加体积量: 0.0000mL

预加体积滴定单元: 滴定单元1

预加后延时: 3s

方法基本信息

设备信息

方法参数

样品、滴定剂信息

结果信息

返回

样品 滴定剂

设置样品

样品名称: Sample ID

样品量: 0.049g

样品单位: g

滴定结果 输出设置 恢复默认

设置滴定结果

是否输出结果: 不输出结果

是否存储结果: 存储结果

是否统计结果: 统计结果

计算公式: $V_{smP} \times 1000 / V_{ep2} / 52.99$

结果单位: mol/L

滴定方法参数设置示意图 (15)

- 方法名称,说明本滴定方法的名称,允许修改,最多允许 20 个字符。注:无法修改仪器提供的方法名称;
- 简要描述,说明本滴定方法的具体应用等,允许修改,最多允许 20 个字符。注:无法修改仪器提供的简要描述;
- 创建者和创建时间,表示本滴定方法的创建人和创建的具

体时间。一旦创建，将无法修改。

- 方法类型，仪器提示多滴定模式还是单滴定模式。
- 滴定模式总数，仪器支持最多三种滴定模式的叠加。如先进行预设终点滴定到某个 pH 值后，然后开始动态滴定。
- 当前模式号，当滴定模式数量超过 1 个时有效，即多滴定模式时有效。
- 当前模式类型，表示当前模式号对应的滴定模式类型。

针对电位测量单元，滴定模式主要有动态滴定、预设终点、恒滴定、等量滴定、手动滴定、模式滴定(已转化出来的具体应用方案)等。 **注意：无法修改仪器提供的滴定模式类型。**

- 模式 1 类型，表示本滴定方法中第一个滴定模式的类型，具体滴定模式参见当前模式类型(本方法是多模式叠加)。
- 模式 2 类型，表示本滴定方法中第二个滴定模式的类型，具体滴定模式参见当前模式类型(本方法是多模式叠加)。
- 模式 3 类型，表示本滴定方法中第三个滴定模式的类型，具体滴定模式参见当前模式类型(本方法是多模式叠加)。
- 滴定类型，表示本滴定方法为 mV 滴定或者 pH 滴定，允许修改，一旦设置为 pH 滴定将按照 pH 滴定进行控制，同时 pH 电极的标定功能、标定数据有效。
- 滴定单元，设置本滴定方法使用的滴定单元类型、滴定管类型、滴定管系数。如果是双管路滴定，则可能需要设置全部的滴定管。
- 测量单元，表示本滴定方法使用的测量单元名称、类型，

对应电位测量单元，由于支持双高阻输入，因此需要设置通道号；

- 搅拌器，设置本滴定方法使用的搅拌器类型、速度值；
- 滴定前搅拌时间。通常，为了防止样品不均匀，影响分析结果，所有滴定开始前都需要搅拌一段时间，默认 10 秒。
- 预加体积量。为了加快滴定速度，有些滴定可以在滴定开始前先添加部分滴定剂。
- 预加体积滴定单元。仪器支持双管路滴定，如果仪器连接第二滴定单元，则可以选择用第二单元来预加体积。
- 预加后延时。滴定剂（或者其他物质）添加后，通常需要搅拌一定时间，使样品搅拌均匀，以免影响分析精度。
- 过程参数和终点参数，表示对应滴定模式类型下具体的过程控制参数、终点控制参数，各个滴定模式下的控制参数各不相同，用户应区别对待。
 - 动态滴定模式包括以下控制参数：滴定速度、自定义的最大终点数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等(详细参见后面动态滴定章节)；
 - 预设终点模式包括以下控制参数：自定义的最大终点数、相应的每个终点预设终点值、预控点、预控开关、预控比例、终点延时时间、预加体积、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等(详细参见后面预设终点章节)；
 - 等量滴定模式包括以下控制参数：自定义的最大终点

数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、预加体积、每次添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等(详细参见后面等量滴定章节)；

- 恒滴定模式包括以下控制参数：预设终点值、预控点、预控开关、预控比例、预加体积、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等(详细参见后面恒滴定章节)；
- 手动滴定模式包括以下控制参数：自定义的最大终点数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、预加体积、下次添加体积、添加次数、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等(详细参见后面手动滴定章节)；
- 模式滴定包含参数同预设终点滴定模式。

- 样品信息。设置样品的信息，包括样品名称、样品量、样品单位；
- 滴定剂信息。仪器支持滴定剂管理，所有使用到的滴定剂必须提前创建、或者设置。在滴定方法中，用户只需要选择即可。

注意：一旦创建完成，千万不要随意更改名称，否则仪器可能因搜索不到相匹配的滴定剂，出现错误！

- 结果设置，设置滴定结果的处理方式，包括滴定结束后是否打印输出滴定结果、是否存贮结果、是否将滴定结果添加统计、设置滴定结果计算公式、滴定结果单位等（结果计算方法参见公式编辑器章节）；

- 输出设置，设置 RS232 的输出信息，允许设置输出设备类型(包括打印机、PC 机)，通信速率；设置输出类别(包括仪器信息、滴定模式信息、滴定结果信息、滴定数据、滴定控制参数、测量设备信息等)。
- 恢复默认，如果由于用户修改滴定方法的控制参数，或者其他原因导致测量结果不正确或者其它时，用户可以由此恢复默认的控制参数。仪器将按照滴定方法里面滴定模式的类型导入默认的控制值。
- pH 标定信息，当用户设置滴定类型为 pH 滴定时，仪器允许用户查阅本方法使用的电极标定信息，或者重新标定电极等；另外，如果用户在起始界面（电位监控界面）下，点击“查阅”后重新标定电极。选择标定结果对所有滴定有效时，在实际的滴定过程中将直接使用最后一次的标定结果。

2.2.7 滴定方法的过程

实际上，仪器是以过程来控制每个滴定方法的，将一个个过程独立出来，使用过程编辑器，将允许用户编辑、修改、添加过程，形成复杂的滴定方法，包括多管路滴定、自动进样器支持、多滴定模式叠加等滴定方法，满足用户特殊的需要。

用户在起始状态下，选择菜单项“滴定方法管理”，选择某个滴定方法后，再点击“查阅过程”即可进入，如图，图中，滴定方法里面的所有过程项列在左面，右面为相应的参数项。




查阅滴定方法的过程示意图(16)

仪器允许用户修改自己创建的滴定方法，仪器提供的滴定方法不支持编辑器功能。因此，如果用户需创建自己复杂的滴定方法，则可以按以下步骤操作：

- 创建一个用户自己的滴定方法：系统菜单页》滴定方法管理》选择一个滴定方法》另存》命名一个方法后保存；
- 选择刚才命名的方法；
- 点击“查阅过程”，可以查阅方法的过程；
- 点击“打开编辑器”打开过程编辑器；
- 按需要添加、删除、修改过程；
- 按需要修改每个过程里面的详细参数；
- 修改完成后保存

如图即为打开过程编辑器状态。用户可以自己修改、添加、删除、调整所有的过程项，修改过程里面的参数值。图中分三

个窗口，左边为所有过程选项列表，中间为本方法的具体过程列表，右边为相应方法过程项的参数项，参数项多少随过程不同而不同。用户在相应窗口上下滑动、或者点击相关按键即可实现过程的添加、删除、修改、编辑等功能。

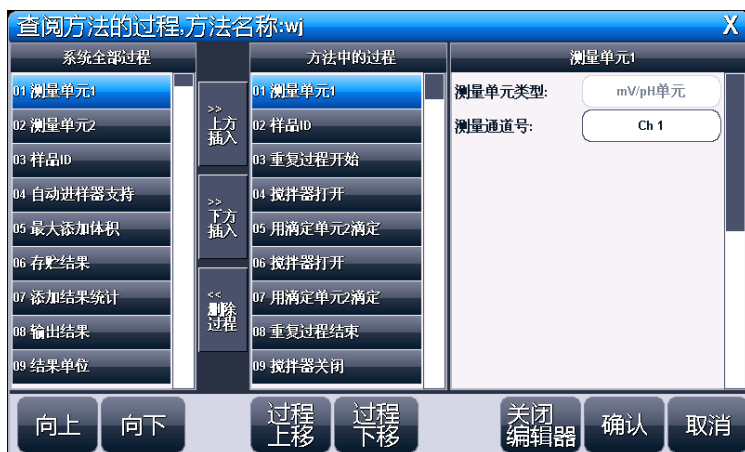

过程编辑器示意图 (17)

本仪器支持的基本过程、控制包含如下：

- 测量单元 1， 设置测量单元 1 的控制参数
- 测量单元 2， 设置测量单元 2 的控制参数
- 样品 ID， 设置样品的相关参数
- 自动进样器支持， 设置自动进样器是否支持
- 最大添加体积， 设置整个滴定的最大添加体积
- 存贮结果， 设置滴定结果控制
- 添加结果统计， 滴定结束是否进行滴定结果添加到统计
- 输出结果， 设置滴定结束后打印输出信息控制

- 结果单位，设置滴定结果的单位
- 延时， 设置延时，包括延时时间
- 搅拌器打开，打开搅拌器，包括搅拌器的基本参数
- 搅拌器关闭，关闭搅拌器
- 用滴定单元 1 补液，将用滴定单元 1 执行一次补液过程
- 用滴定单元 1 清洗，将用滴定单元 1 执行一次清洗过程
- 用滴定单元 1 添加，将用滴定单元 1 执行一次添加过程，包含添加体积、滴定管相关参数
- 用滴定单元 1 滴定，将用滴定单元 1 执行一次滴定过程，包含滴定模式相关参数、滴定管参数等
- 用滴定单元 2 补液，将用滴定单元 2 执行一次补液过程
- 用滴定单元 2 清洗，将用滴定单元 2 执行一次清洗过程
- 用滴定单元 2 添加，将用滴定单元 2 执行一次添加过程，包含添加体积、滴定管相关参数
- 用滴定单元 2 滴定，将用滴定单元 2 执行一次滴定过程，包含滴定模式相关参数、滴定管参数等
- 重复过程开始
- 重复过程结束 重复过程开始，重复过程结束是一对循环体，用于循环控制，可以重复循环体里面设置的所有过程，它们同时出现，缺一不可，重复过程有一个参数，用于控制重复的次数
- 等待 执行等待过程，此时仪器等待用户手动继续。有些特殊的滴定，可能进行到某个状态时，需要等待用户干预，或者处理完毕后才能进行下一个过程，“等待”过程可以满足这个需要。

2.2.8 创建自己的滴定方法

仪器支持用户在某些专用的应用领域自己生成专用的滴定方法。用户有多种方法可以创建属于自己的滴定方法：

- 将原来的滴定方法另存为新的滴定方法。
- 另存为新的滴定方法，然后修改滴定方法中的参数。
- 动态滴定结束后导出为新的滴定方法。
- 用过程编辑器编辑特殊的滴定过程。比如，用户选购另一个滴定单元，编辑滴定过程，增加特殊的过程控制，可以实现多管路滴定、多样品滴定（与自动进样器相连）、多滴定模式叠加等特殊的、复杂的滴定方法。

2.2.9 创建复杂滴定方法的例子

比如，用户需要创建一个双管路滴定的滴定方法，要求先用滴定单元 2 添加 5mL A 滴定剂，延时 5 秒，再用滴定单元 1 进行动态滴定，具体操作如下：

- 在仪器起始状态下，系统菜单页选择“滴定方法管理”进入滴定方法管理模块；
- 选择“Dynamic Titration”项，点击“另存”，仪器弹出另存提示窗口，设置另存滴定方法的名称、简要描述、存贮位置等，如“Two Pipe Titrate”，完成后点击“存贮”键，这时滴定方法数量将增加 1，滴定方法项中会增加“Two Pipe Titrate”；
- 选择“Two Pipe Titrate”滴定方法项，点击“查阅过程”，进入查阅方法的过程后，再按“打开编辑器”键；

- 在“方法中的过程”框中，选择“用滴定单元 1 滴定”项。
- 按“向下”或“向上”键，或者在“全部过程选项”框中上下滑动，找到并选择“用滴定单元 2 添加”项；
- 按“上方插入”键，再确认后，即可在“滴定单元 1 滴定”项的上方看到插入了“用滴定单元 2 添加”；
- 在右方的“过程选项的参数值”功能框中，双击“添加体积”，将其设置为 5mL，并设置好其它参数；
- 按照同样的步骤，找到并添加“延时”选项，将延时时间设为 5 秒；
- 选择“用滴定单元 1 滴定”项，确认模式类型为“动态滴定模式”，如果不是则修改为动态滴定模式，并依此检查动态滴定模式的相关参数，设置好所有参数。
- 完成后，按右下角的“确认”键，组合滴定方法创建完毕，重新返回到“滴定方法管理”界面。

实际验证

- 用户需事先购置滴定单元 2；
- 利用清洗操作，使滴定单元 2 中的滴定管充满 A 试剂，滴定单元 1 的滴定管充满另一种滴定试剂；
- 在仪器起始状态下，选择菜单“滴定方法管理”项进入滴定方法管理模块；
- 选择“Two Pipe Titrate”项，按“开始滴定”键，将开始本方法的整个过程；
- 仪器首先用滴定单元 2 添加 5mL A 试剂，延时 5 秒后，用滴定单元 1 进行动态滴定。

2.3 开机和按键

打开电源开关，仪器显示登录界面，要求用户登录。
登录后，仪器进行自检，稍等，进入起始状态。

本仪器使用触摸屏作为操作、控制设备，随机将配置触摸笔，用户触摸按键时可以适当延长一点时间以增加点击的准确性，如果偏离位置确实较大，应该进行触摸屏的重新校正，以免影响使用效果。

仪器默认以蓝色高亮条表示选中，浅色表示无效的选项，点击高亮条可以执行相应操作。

2.4 用户登录和起始界面

仪器最多支持 8 个用户，并支持密码管理。默认第一个用户为 Admini，用户无法修改。只有 Admini 用户登录时才有权限创建用户、删除用户，其他用户无法操作。

警告用户：1、仪器出厂时，Admini 的密码没有设置，即为空白，用户直接按确认键登录即可；2、如果用户设置了密码，请妥然保管好自己的密码，免得丢失导致无法正常登录，影响仪器的使用，给您带来不必要的麻烦。


登录成功后，仪器开始检查外接设备，然后进入起始状态，将来所有的操作都从此开始，完成相应工作后返回到这里，我们称为起始状态。

起始状态最多包含 5 个显示界面，分别为：电位单元监控界面、第二测量单元监控界面、上次滴定结果界面、系统功能

ZDJ-5B 型自动滴定仪使用说明书

菜单界面、用户自定义滴定方法界面。点击下方标记可以切换显示页面。

如果仪器没有安装第二测量单元，则不会显示第二测量单元界面。

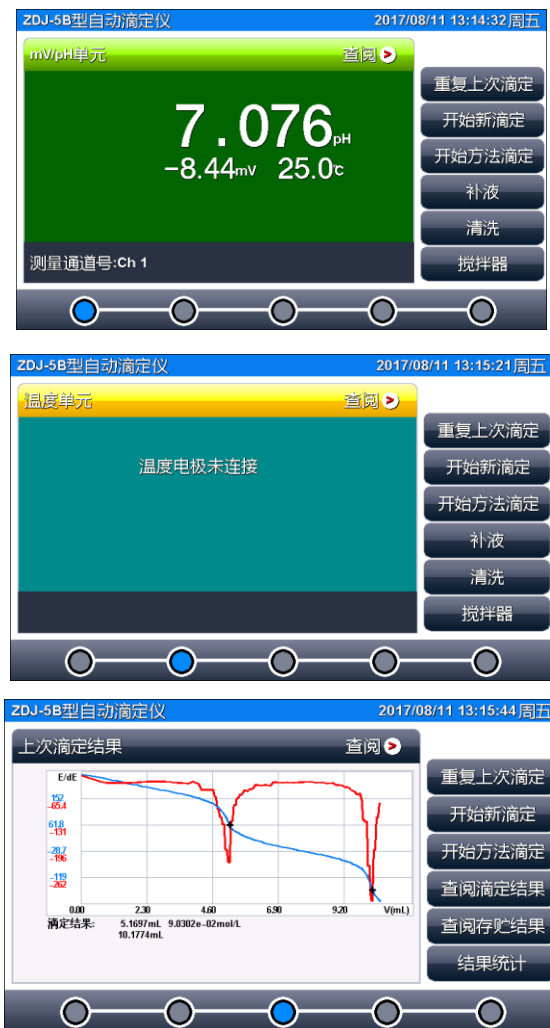



仪器起始状态显示示意图(18)

电位单元监控界面显示当前实际测量的信号值，包括电位、温度、pH 值以及当前测量的通道号。在此界面下，可以完成清洗、补液、搅拌、重复上次滴定、开始滴定等工作。点击测量窗口或者“查阅”标记可以查阅上次 pH 的标定结果、重新标定电极。

第二测量单元监控界面显示随仪器安装的测量单元不同而不同。详细参见不同测量单元的独立说明书。

系统功能菜单界面显示全部系统功能，包括补液、清洗、设置搅拌器、重复上次滴定、开始新滴定、滴定方法管理、样品列表管理、查阅上次滴定结果、查阅存贮滴定结果、滴定结


果统计、设备管理、滴定剂管理。系统设置、操作指导等。

对应绝大部分用户而言,可能只需要测量某一类样品的几个参数,即用到 1~2 个滴定方法就可以了,为了方便使用,仪器允许用户直接将最常用的滴定方法创建一个快捷方式到自定义界面,以后可以直接调用。

2.5 仪器操作

2.5.1 操作指导功能

为了帮助用户了解仪器,本仪器编写了简单的操作指导,用户可以大概了解仪器的基本内容。本指导包括基本滴定方法、滴定开始方式、滴定方法的组成、创建滴定方法、开始一个滴定、设备检测指导、系统设置指导等,如图。用户点击相应项目,即可查看简单的指导,上下滑动可以翻页查看。

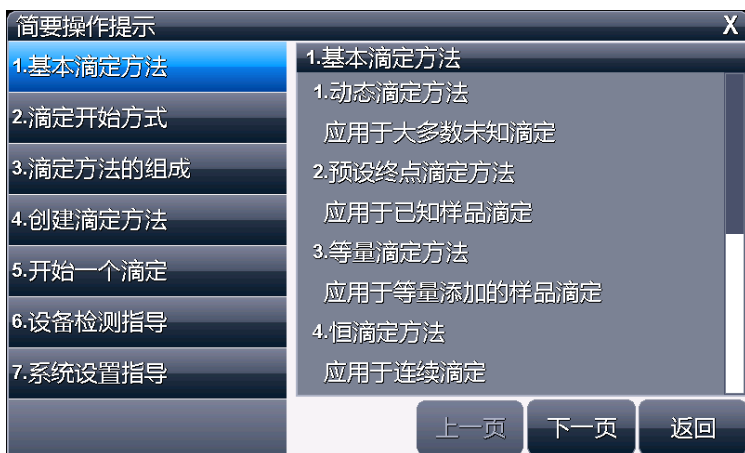

仪器简要操作提示示意图(19)

2.5.2 快捷方式功能

仪器支持简单的快捷方式操作，允许用户将常用的滴定方法创建为快捷方式到用户自定义界面，下次用户直接点击即可开始滴定，方便用户使用。

在自定义滴定方法界面，点击“创建常用测量方法的快捷方式到这里”进入“滴定方法管理”模块，选择某个滴定方法后，点击“快捷方式”然后设置显示名称等即可完成创建。仪器最多支持 14 个快捷方式。

如果用户希望修改显示内容，则点击某个快捷方式图标，再点击修改名称即可。输入的名称只能为英文字符，最大长度 20 个字符！

同样，仪器允许用户删除某个快捷方式，点击需要删除的快捷方式，再选择删除快捷方式即可实现。

2.5.3 系统设置

系统设置包括系统时间、蜂鸣器、自动背光、用户 ID 管理、触摸屏校正、语言选择、设置波特率、系统升级等功能模块。在起始状态下，选择菜单项“系统设置”即可进入，如图。

- 系统时间：用于记录仪器执行的时间，方法建立、滴定、电极标定等的时间，如果偏差较大，需要按照当地时间调整，时间格式为年年/月月/日日 时时:分分:秒秒；
- 蜂鸣器：设置蜂鸣器的提示方式，包括按键有效时是否鸣叫、仪器执行到特殊情况提示用户时是否鸣叫，比如滴定找到终点时仪器默认会自动鸣叫 3 次以提醒用户；

- **自动背光控制：**本仪器具有自动背光调节功能，可以降低功耗，到了用户设定的时间，仪器将自动降低背光亮度。包括 5 个选项，即是否设置背光自动控制，“off”表示背光一直显示，不关闭。“1min、5min、10min、20min”等分别表示 1 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟时间内如果不进行任何按键操作，背光将自动关闭（进入节电模式，仍有比较暗淡的显示。在节电模式下，按屏幕任意处，将恢复显示到用户设定的背光值）；仪器也允许用户设置背光的亮度；
- **用户 ID 管理：**本功能包括更改用户 ID、设置密码、创建用户、删除用户、注销等几个功能。仪器最多支持 8 个用户，默认第一个用户为 Admini，用户无法修改。只有用 Admini 用户登录时才有权创建用户、删除用户，其他用户无权创建、删除用户。注销将重新启动仪器。

警告用户：1、仪器出厂时，Admini 的密码没有设置，即为空白，用户直接按确认键登录即可；2、如果用户设置了密码，请妥然保管好自己的密码，免得丢失导致无法正常登录，影响仪器的使用，给您带来不必要的麻烦。

- **触摸屏：**包括触摸屏校准、触摸屏测试两个功能。如果用户发现仪器由于使用时间较长，或者其他原因导致触摸屏按键位置偏离较大时，可以校正触摸屏。仪器采用 5 点校准法，用户需要在触摸屏的 5 个位置各连续点击 5 次以上才算完成触摸屏的校准工作，一旦进入校准状态，请按照操作步骤仔细操作，校准的结果将直接影响您的使用，为了验证校准的结果，仪器也提供了一个测试模块，进入测


试后，用户按自己的使用习惯，点击显示屏任意位置，可以查看点击的准确性，包括点击的力度、位置大小、使用触笔或者手指点击的效果，配合使用习惯，可以更好地配合触摸屏的使用。校准完毕，存贮校准数据即可。

- 语言选择：本仪器支持中英文两个版本，满足不同用户需求。
- 设置波特率：本功能设置仪器与外接设备，如 RS232 打印机、PC 通讯的波特率。
- 系统升级：仪器支持固件升级功能，提供多种升级方法，满足产品的功能扩展、用户个性化需求。仪器有两种升级方法，一种使用 U 盘升级，一种使用 PC 机，用配套开发的升级软件升级。我公司会定期发布仪器的升级文件，用户可以在我公司的官网上，或者通过经销商、我公司的销售部门、修理部等了解到最新版本的信息，然后实现升级。点击“关于”可以查看仪器的版本信息、公司信息等。

2.5.4 设备管理

本仪器将滴定单元、测量单元、搅拌器、自动进样器等定义为设备，每个设备有自己的属性，用户可以单独调试，验证、控制。仪器默认安装有滴定单元 1、测量单元 1(电位测量单元)、下搅拌等设备，其他设备需要用户单独选购。

在仪器起始状态下，选择菜单项“设备管理”即可进入，如图。在这里用户可以执行：

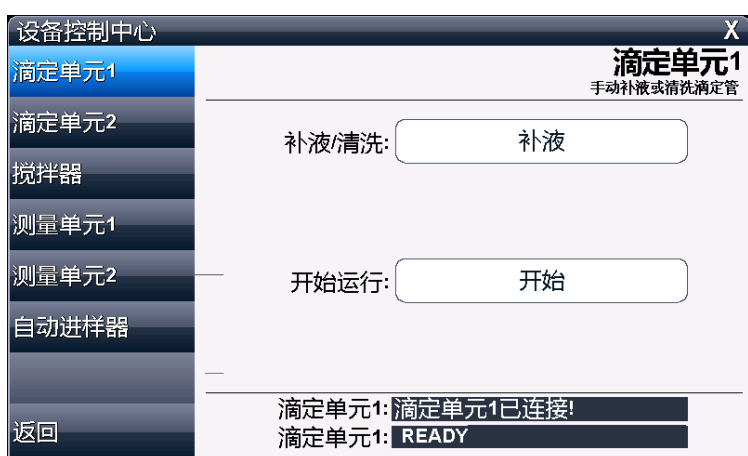

设备管理显示示意图 (20)

- 滴定单元 1 的补液、清洗操作；
即执行滴定单元 1 的补液、清洗过程。
- 滴定单元 2 的补液、清洗操作；
即执行滴定单元 2 的补液、清洗过程；
- 设置搅拌器的类型、速度，设置搅拌器的启动速度；

本仪器支持两种搅拌器：上搅拌器和下搅拌器，仪器默认安装有下搅拌器，上搅拌器需要另行选购。仪器将每种搅拌器的速度分成 45 档，即最大搅拌速度为 45。

通常搅拌器的速度会受到多方面因素的影响，包括仪器本身设置的速度偏差、样品溶液的多少、溶液的粘着度等，如果由于搅拌器长时间使用，或者其它不确定的原因可能导致当搅拌器速度设置为 1 档时，搅拌器无法正常启动，此时仪器允许用户设置搅拌器的开始速度（或者叫最低档启动速度），适当调整。

警告用户：通常情况下，请不要随意设置搅拌器的开始速度，否则将影响整体的搅拌速度！

- 设置测量单元 1，监控测量单元 1 的信号值
仪器读取测量单元 1 的电位、温度信号。
- 设置测量单元 2，监控测量单元 2 的信号值
仪器读取测量单元 2 的信号；
- 手动控制、测试自动进样器。
如果仪器连接有自动进样器，则可以手动调试控制自动进样器。

2.5.5 清洗、补液

在仪器起始状态的电位监控界面点击“清洗”（或者系统菜单页），即可进入清洗功能模块，显示如图。

清洗包括滴定单元号，清洗速度、清洗次数三个选项。如果仪器连接滴定单元 2，则滴定单元号可选。用户设置清洗速度（通常为快速）、清洗次数（最大 99 次）后，点击“清洗”按键即可开始清洗，清洗过程用户可以随时终止。按“结束”键返回起始状态。

同样，在仪器起始状态的电位监控界面点击“补液”（或者系统菜单页）即可进入补液模块，完成补液操作。



仪器清洗操作显示示意图 (21)

注意：1、每次滴定结束，仪器会自动补液。2、在“设备管理”中也可实现清洗、补液功能。

2.5.6 设置搅拌器

搅拌器是滴定必备的设备，通常每次滴定都需要搅拌器，有些滴定可能需要严格的搅拌速度，否则将影响测量结果，因此有必要设置搅拌器的速度值，每个滴定方法包含有搅拌器控制，除非用户通过编辑滴定过程特意去除搅拌器功能！

本仪器支持两种搅拌器，上搅拌器和下搅拌器。仪器将每种搅拌器的速度分成 45 档，即最大搅拌速度为 45。仪器默认安装有下搅拌器，如果用户有特殊需求，可以选购上搅拌器，请用户按照实际连接的搅拌器类型设置，并调试搅拌器速度。有几个途径可以设置搅拌器。

1、 在查阅某个滴定方法的参数、过程中设置

选择某个滴定方法，点击“查阅参数”或者“查阅过程”按键，进入相应查阅模块，然后选择有关搅拌器项即可设置搅拌器类型和搅拌器速度值。

2、 搅拌器单独设置

在仪器起始状态的电位监控界面点击“搅拌”（或者系统菜单页点击“设置搅拌器”）即可设置搅拌器，调试搅拌器，如图，



设置搅拌器示意图(22)

图中包含搅拌器类型、搅拌器速度，调节速度的按键和速度指示条、开关键等，用户可以点击搅拌器速度设置速度值，或者点击速度指示条、“++”、“—”键调整搅拌器速度，仪器将直接打开搅拌器，将有溶液的烧杯（带搅拌棒）放置在搅拌器上面将看到直接的搅拌效果。

仪器有“当前设置对所有方法有效”的选项框，“No”

表示设置的搅拌参数对所有滴定方法不起作用，“Yes”表示所有滴定方法将采用当前设置的搅拌参数。

3、设备管理中设置搅拌器

进入设备管理模块，选择搅拌器，即可设置搅拌器的类型、速度。

2.5.7 设置测量单元

本仪器默认安装有一个电位测量单元（mV/pH 测量单元），即测量单元 1，用户还可以根据需要另选购一个测量单元，如：永停、电导、光度、温度等。

电位测量单元采用双高阻输入，可以满足特殊用户的需要，正确地设置测量电极的测量通道是保证仪器正常工作的基本条件。用户必须按照测量电极实际连接的电极插口号，设置测量通道。当测量电极连接在测量电极 1 插口时，必须相应地将测量通道号设置为“ch1”，反之亦然。

每个滴定方法都包含有测量单元信息，用户必须正确设置，才能保证滴定的正常进行。

选择某个滴定方法，选择“查阅参数》设备信息》测量单元》测量通道号”选项框，即可设置测量通道（ch1 或 ch2）。


2.5.8 查阅测量单元 1

本仪器默认安装有一个电位测量单元（mV/pH 测量单元），即测量单元 1，用户可以直接监控测量单元，重新标定电极等。

在起始状态的电位监控界面，点击测量窗口或者点击“查阅”图标，将进入查阅测量单元 1，显示如图，仪器将直接显示当前的电位值、温度值、pH 值，以及上一次的标定结果，使用的通道号等。

用户在此可以设置测量的通道号、查阅上次标定数据、重新标定电极等。

为了方便用户使用，特设置有“标定结果对全部方法有效”选项，当选择“Yes”时，所有 pH 滴定类型的滴定方法都会检查当前的电极标定时间，一旦当前的标定时间为最新，则自动采用当前标定数据，否则仍然使用滴定方法里面本身的标定数据。

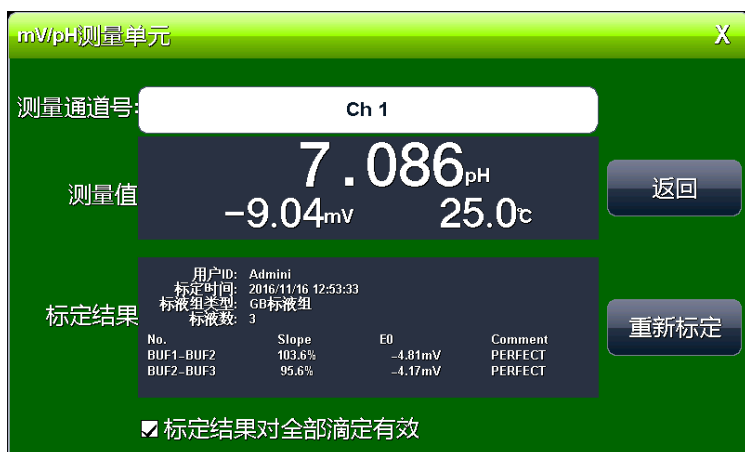

查阅测量单元 1 示意图 (23)

2.5.9 标定 pH 电极

pH 复合电极在不同的使用环境下或者在长时间未使用时都有一定的漂移，导致电极斜率、零点不同，需要使用标准缓

冲溶液重新标定。仪器支持 3 点标定。


如果用户需要进行二点标定，则事先须准备二种标准缓冲溶液，如果只需一点标定，则只要准备一种标准缓冲溶液。一点标定是只采用一种 pH 标准缓冲溶液对电极系统进行标定，用于自动校准仪器的定位值。仪器把 pH 复合电极的百分斜率作为 100%，在测量精度要求不高的情况下，可采用此方法。二点标定或三点标定是为了提高 pH 的测量精度，其含义是选用二种或三种 pH 标准缓冲溶液对电极系统进行标定，测得 pH 复合电极的实际百分斜率和定位值。**标准缓冲溶液的具体制备见附录。**

有多种途径进入 pH 电极标定：

1、在起始状态的电位监控界面，点击测量窗口或“查阅”图标进入查阅测量单元 1，点击“重新标定”按键；

2、如果滴定方法中滴定类型为 pH 滴定，则仪器将显示用户查阅上一次的标定结果，点击“重新标定”即可进入标定状态，如图，图中包括 3 部分，上方为测量窗口，显示当前测量结果，并标记数据是否稳定、识别方式、以及识别出或者设置的标称值；中间为标液组类型以及选择的标液，下方为标定结果，图中为 GB 标液组，选择了 4.00pH、6.86pH、9.18pH 三种标液。

注意：如果从某个滴定方法中进入标定并完成标定过程，则本次标定数据只对本滴定方法有效；如果从测量单元 1 进入标定，并且设置“标定结果对所有滴定方法有效”选项为“Yes”，则所有 pH 类型的滴定方法都可能会采用本次标定数据。

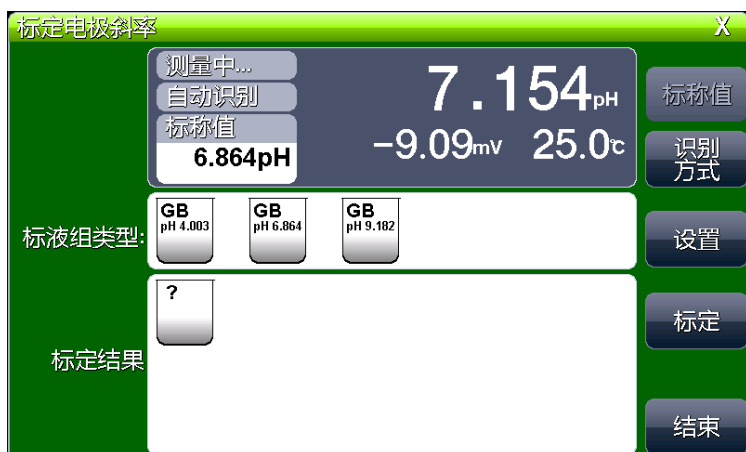

标定 pH 电极示意图 (24)

仪器支持自动识别功能，能识别 GB 标液组、DIN 标液组和 NIST 标液组。GB 标液组为中国国家标准，包括：pH1.68、3.56、4.00、6.86、7.41、9.18、12.46 七种标准缓冲溶液；DIN 标液组为德国国家标准，包括：pH1.68、2.00、3.56、3.78、4.01、6.87、7.00、7.42、9.18、10.01、12.45 十一种标准缓冲溶液；NIST 标液组为美国国家标准，包括：pH1.68、4.01、6.86、7.00、7.42、10.01、12.47 七种标准缓冲溶液。用户在标定过程中，按实际使用的标准缓冲溶液选择相应的标液组以及标液。通常用户选择自动识别即可完成所有标定过程，一旦用户使用的溶液不是常规的标准 pH 缓冲液，则需要切换到手动识别方式。根据仪器显示的温度，设置当前温度下的标称 pH 值，同样可以完成标定。点击“识别方式”用户可选择自动识别标定或手动识别标定，点击“设置”键，用户可设置标液组、标液等。

注意：选用不合适的标液组将导致标定结果的不准确。

具体标定过程如下：

- 按需要准备 1~3 种标准缓冲液；
- 检查标液组以及标液是否设置正确；
- 将 pH 复合电极及温度电极插入仪器的相应测量电极插座内，并将该电极用蒸馏水清洗干净，放入 pH 标准缓冲溶液中；
- 等读数稳定，仪器将自动识别出标液，并显示标称 pH 值；
- 按“标定”键即可标定，标定结果框将显示出标定结果；
- 如果需要标定其他标液，则将电极清洗干净后，放入另一种标准缓冲液中，同样待读数稳定后，按“标定”键，界面下方显示标定结果。
- 仪器支持最多 3 点标定，完成 3 点标定后，仪器自动退出标定状态。否则用户按“结束”键可随时结束标定。



设置标液组示意图 (25)

2.5.10 设置滴定管、滴定管系数

本仪器默认安装有一个滴定单元，即滴定单元 1，用户还可以根据需要选购一个滴定单元，组合成复杂的滴定方法，满足复杂滴定需要。每套滴定单元有一个滴定管。我公司开发的新型滴定管，将阀门滴定管一体化设计，用户可以直接更换，减小了不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题，用户可以采购多个滴定管完成不同的滴定需求。本仪器支持多种容量的滴定管，包括：10mL 滴定管、20mL 滴定管。

通常每个滴定方法都包含有滴定单元的信息，包括滴定管类型、滴定管系数，用户必须正确设置，才能保证滴定的正确进行，否则将直接影响添加体积的多少，进而影响滴定结果。

选择某个滴定方法，选择“《 查阅参数 》设备信息 》滴定单元”，即可设置滴定单元的类型、滴定管系数。

注意：1、滴定管系数以百分数表示，例如：滴定管系数 99.85%，应该输入 99.85；2、每个滴定方法都有滴定单元，因此第一次使用前或者更换滴定管后需要设置新的滴定管系数；3、对应用户创建的多管路滴定方法，仪器会同步弹出滴定单元 2 的信息，用户同样需要正确设置。

2.5.11 标定滴定管系数

通常滴定管系数不需要用户自己标定，每只滴定管在出厂前已经过严格的标定工艺，滴定管上面标示有相应滴定管的系数，用户只需将滴定管系数设置一遍即可。特别是每一个滴定方法在第一次使用时，或者更换过滴定管后，必须将滴定管系数设置一遍。当滴定管长时间使用、或者由于某些滴定剂的长期腐蚀导致滴定管变形进而影响滴定管系数，影响测量结果

时，用户可以用以下方法自己标定滴定管系数。

- 先将需要的滴定管清洗多次，使蒸馏水充满整个管路（不能有气泡）。
- 按实际安装的滴定管类型，设置好相应的滴定管并将滴定管系数设置为 100.00%。
- 取一只干净称量瓶，先用万分之一天平称空瓶重量，再将滴液管伸入称量瓶内。
- 选择手动滴定方法（“Manual Titration”），点击“滴定方法管理》Manual Titration》查阅参数》方法参数》滴定前准备”，选择“预加体积量”项，如果是 10mL 滴定管，则将预加体积设置为 10mL；如果是 20mL 滴定管，相应将预加体积设置为 20mL（并保证最大添加体积大于预加体积），设置完毕，返回并开始滴定。
- 仪器将一次把满滴定管蒸馏水推入称量瓶内。
- 用天平称量称量瓶质量。
- 按下式计算滴定管系数。

$$f = \frac{g_2 - g_1}{d * V_0} \times 100\%$$

式中：f.....滴定管系数；

g₁.....空瓶重量；

g₂.....加液后的称量瓶重量；

d.....水的密度；

V₀.....滴定管满度的体积。

- 标定完成后，记录滴定管系数，将计算好的系数输入仪器即可。

2.5.12 自动样品进样器

本仪器支持我公司生产的 SCH-01 型自动样品进样器，用户选购进样器后，即可连接使用，满足用户多样品测量的需求。

2.5.12.1 自动样品进样器的特点

SCH-01 型自动样品进样器具有以下特点：

- 单样品杯转盘，12 个杯位，其中 11 个为样品杯位置，1 个清洗位；
- 支持动态喷淋清洗，保证彻底清洗干净；
- 支持搅拌功能，上搅拌、下搅拌可选；
- 仪器安装有液晶、键盘，支持直接控制、操作，具有良好人机界面；
- 具有 USB、RS232 双接口，完全实现自动化操作；
- 灵活，可编程。仪器支持 MODBUS 通信协议，提供具体通信格式，允许用户使用上层软件、其它外设连接，拓展相关功能；
- 支持多种波特率通信；
- 仪器具有自检和容错功能。

2.5.12.2 使用自动样品进样器进行单样品滴定

仪器支持 SCH-01 型自动样品进样器，默认的滴定方法中关闭了自动进样器功能，用户选购进样器后，可以通过编辑滴定方法的过程，添加“自动进样器支持”项并设置相应样品杯位置、样品等信息，即可实现自动进样器支持。

用户将样品前处理后，放置入进样器相应杯子中（必须与滴定方法中设置的进样器杯位置一致），即可开始滴定，通常

使用自动进样器执行多样品滴定。

2.5.12.3 使用自动样品进样器进行多样品滴定

仪器支持 SCH-01 型自动样品进样器，具有样品列表滴定功能，允许用户将多个样品前处理后，放置入进样器相应杯子中，设置样品杯位置、样品、滴定方法等信息后，即可直接开始滴定，一次性完成多个样品的滴定工作，满足高效的工作需求，详细的滴定操作方法参见后面样品列表滴定介绍。

2.5.12.4 自动样品进样器测试

仪器支持自动样品进样器的测试工作。具体连接、操作步骤如下：

- 关闭仪器、自动进样器的电源；
- 用 RS232 通信线连接仪器和自动进样器；
- 打开自动进样器电源；
- 打开仪器电源；
- 用户登录，仪器将自动检测连接的设备。如果正常，仪器将自动发现连接的自动进样器，否则应检查连接的通信线是否正常、通信波特率是否设置正确等（在系统设置中检查仪器的 RS232 波特率，在自动进样器中查看波特率）。
- 如果自动进样器已经连接有管道，则管道里面可能充满溶液，因此用户在测试前必须检查管道是否连接正确、有否漏液等，才能进行测试，以免发生不必要的溶液溢出、溅出等情况，对您造成不必要的损失！
- 在系统菜单界面选择“设备管理》自动进样器》进样器测

试”项即可执行测试操作，如图。整个测试包括转盘控制、清洗控制、升降控制、搅拌器控制等。

- 转盘控制，可以执行进样器的转动操作，用户手动设置指定转盘位置，查看转动情况；
- 清洗控制，支持电极的清洗，包括清洗位置、清洗方式、清洗速度、清洗量等参数。

自动进样器设备控制	
转盘控制	转盘控制 手动控制进样器到设定位置 指定转盘位置: 01 开始转动 开始 转盘状态: 等待中... 当前转盘位置: 00
清洗控制	
升降控制	
搅拌器控制	
返回	

自动样品进样器测试示意图 (26)

清洗位置：通常进样器的 0 号位为清洗位，进样器有独立的管道连接到排出口，支持用户的反复清洗。如果清洗工作在样品杯的原位清洗，则要考虑到样品杯的容量，一旦清洗量超过样品杯的大小，将发生清洗液溢出的情况，导致仪器、设备等的损坏，严重影响工作，为您带来不必要的损失。默认样品杯的容量大小为 100mL 左右，默认清洗位置设置在 0 位。

清洗方式：包括自动模式、固定模式两种。自动模式为进

样器自动在清洗过程中控制电极的升级动作,更有利于电极的清洗干净,固定模式为清洗过程中电极不动作;

清洗速度:进样器采用浸泡、喷淋等方式清洗电极,可以控制喷淋的速度,有高速和低速两种速度可选择。

清洗量:设置需要清洗的体积量,默认为 10mL。如果用户在清洗位(0 位)清洗电极,由于仪器在清洗位设计有排液功能,因此用户可以按照实际情况设置清洗量,或者重复清洗数次;反之,如果用户在其他位置进行清洗,则应该考虑样品杯的容量,建议最大不要超过 20mL 为宜。设置完成后即可执行清洗电极的过程。

- 升降控制,允许用户控制电极的升降。
- 搅拌器控制,进样器支持两种搅拌器类型,包括上搅拌、下搅拌。用户按照实际连接的搅拌器类型选择相应搅拌器,进样器默认安装有以下搅拌器。

2.5.13 滴定剂管理

仪器支持滴定剂管理,用户使用的滴定剂请事先登记,设置正确,否则有可能引起测量结果错误等情况。

仪器默认提供两种滴定剂,对应滴定单元 1、滴定单元 2,最多支持 5 种滴定剂。

在起始状态的系统菜单页选择滴定剂管理即可进入。

点击“查阅”可以查看每种滴定剂的详细信息。每种滴定剂包括滴定剂名称、简要描述、创建者、创建时间、工作寿命、更新时间、测量方法名称、自动浓度值、手动浓度值、浓度单

位、浓度单位计算公式、自动滴定度值、手动滴定度、滴定度单位、滴定度计算公式。

滴定剂管理	
滴定剂数量:02	
01	Titrant 1
02	Titrant 2
■ 滴定剂名称:Titrant 1 ■ 滴定剂描述:System Titrant ■ 创建者:REX Team ■ 创建时间:2016/06/30 08:30:00 ■ 更新时间:2016/06/30 08:30:00 ■ 工作寿命: 00 days ■ 滴定剂浓度:1.0000e+00mol/L ■ 滴定度:5.0000e+00mol/L	
新建 删除 查阅 结束	

查阅滴定剂,名称: Titrant 1	
滴定剂信息	滴定剂名称: Titrant 1 简要描述: System Titrant 创建者: REX Team 创建时间: 2016/06/30 08:30:00 工作寿命: 关闭 更新时间: 2016/06/30 08:30:00 测定方法名称: Dynamic Titration
浓度信息	
浓度测量数据	
滴定度信息	
滴定度测量数据	
返回	更新滴定剂 更换方法 查阅参数 查阅过程

查阅滴定剂,名称: Titrant 1	
滴定剂信息	浓度选择: 手动设置的浓度 手动设置的浓度: 1.0000e+00mol/L 浓度单位: mol/L 计算公式: $V_{smp} \times 1.00 / V_{ep1}$
浓度信息	
浓度测量数据	
滴定度信息	
滴定度测量数据	
返回	

滴定剂浓度管理、查阅示意图 (27)

- 滴定剂名称，表示当前滴定剂使用的 ID，用户必须自己命名正确（或者使用默认的名称，如 Titrant 1），一旦命名，请不要随意更改，因为所有滴定方法里使用的滴定剂 ID 必须与真正的滴定剂 ID 相对应，如果滴定方法中有滴定剂参与计算结果则可能引起结果错误！所以，开始滴定前，请先检查滴定方法中的滴定剂名称是否可以在滴定剂管理里面查阅到，特别是重新命名过滴定剂名称后！
- 简要描述，用户可以设置相关的描述；
- 创建者，表示滴定剂的登记者 ID；
- 创建时间，表示滴定剂的登记时间；
- 工作寿命，表示滴定剂的有效使用时间。单位，天。用户设置非零值后，每次滴定前仪器将检查滴定剂的有效性，如果超过使用期限将自动提示用户。工作寿命设置为零将关闭检查。
- 更新时间，前期的滴定剂使用完后，重新更换的时间。用户安装最新的滴定剂后，可以点击“更新滴定剂”可以设置最新时间。
- 测量方法名称，滴定剂的浓度值（或者滴定度）可以重新测量得到，测量的方法用户可以自己选择。
- 自动浓度值，通常，用户购买的滴定剂浓度值会事先标注出来，但是随着时间、环境、运输、储存等多种原因，滴定剂浓度值可能发生较大改变，仪器允许用户重新测量得到滴定剂的浓度，为了数据的有效性，允许将多次测量的平均值作为滴定剂的浓度值，最大测量结果允许 10 次。
- 手动浓度值，即用户购买的滴定剂浓度值，用户直接设置

即可；

- 浓度选择，用户可选择使用手动浓度值或者自动浓度值。
- 自动滴定度、手动滴定度、滴定度选择类似滴定剂浓度。滴定度在某些滴定里面可能需要使用，如永停滴定。通常，用户只需要关心滴定剂浓度。

2.5.14 公式编辑器

仪器支持公式编辑器，滴定结果、滴定剂浓度结果等可以由用户自定义计算得到。

公式按照常规的书写习惯编写，用+、-、*、/、（、）、数字、系统变量、用户自定义变量构成，最大 50 个字符。

如图，上方为当前输入的公式，左下方为数字键、运算符、系统变量、自定义变量等，右下方显示仪器识别出来的变量，用户可以手动设置，用于验证公式的正确性。



公式编辑器显示示意图 (28)



系统变量显示示意图 (29)

2.5.14. 1 系统变量

仪器支持的系统变量有 15 个，用特殊的字符串表示，分别为（其中空白体积只能用于温度滴定单元）：

1. Vep1, 终点 1 的体积,
2. Vep2, 终点 2 的体积,
3. Vep3, 终点 3 的体积,
4. Vep4, 终点 4 的体积,
5. Vep5, 终点 5 的体积,
6. Vepn, 终点 n 的体积,
7. Val11, 单元 1 总添加体积,
8. Val12, 单元 2 总添加体积,
9. Vpre, 预加体积,
10. Vsmp, 样品体积,
11. Conc1, 单元 1 滴定剂浓度,

12. Conc2, 单元 2 滴定剂浓度,
13. Titr1, 单元 1 滴定剂滴定量,
14. Titr2, 单元 2 滴定剂滴定量,
15. Vbnk, 空白体积,

2.5.14. 2 自定义变量

仪器支持用户自定义变量, 系统默认提供 2 个变量, 包括

- 1、Qsmp, 样品质量, 用于永停滴定单元;
- 2、kconc, 相对浓度值, 用于永停滴定单元;

用户如果需要测量某类样品, 其计算公式固定, 某个参数值固定, 则可以事先创建变量, 进而将此变量用于公式计算中。

仪器最大支持 8 个自定义变量, 每个变量包括变量名称、简要说明、创建者, 创建时间、变量大小、变量单位等

2.5.14. 3 公式验证

比如按照前面定义, 公式 “ $V_{ep1} \cdot Conc1 / V_{smp}$ ” 表示:

结果=终点 1 的体积*滴定剂 1 的浓度/样品的体积

由于存储容量的限制, 每个滴定方法只有一个滴定计算公式, 无法进行多公式的计算。考虑到用户滴定可能有多个滴定终点, 但是其计算方法类似, 因此增加变量 V_{epn} , 表示所有终点的计算公式类似。

则按照前面定义, 公式 “ $V_{epn} \cdot Conc1 / V_{smp}$ ” 表示所有终点的计算公式类似, 对应终点 1 的结果相当于 $V_{epn}=V_{ep1}$; 对应终点 2 的结果相当于 $V_{epn}=V_{ep2}$; ... 对应终点 5 的结果相当于 $V_{epn}=V_{ep5}$;

如果 V_{pre} 预加体积不为零, 则滴定终点 $V_{ep1} \sim V_{ep5}$ 包含预加体积分量。

2.6 滴定

2.6.1 滴定开始前的准备 1

在正式开始滴定前，有必要重复滴定方法的概念，滴定方法所涉及的参数类型、意义，用户应该了解清楚，以利于更好地完成滴定工作，得到高精度的测量结果，减少滴定错误。有关滴定方法的概念、数量、类型、参数、过程、管理、创建等可以参考“滴定方法”章节，这里不再一一赘述。

2.6.2 滴定开始前的准备 2

用户应该比较了解所需测量物质（样品）的性质、属性；常规测试的方法；了解滴定仪基本的操作、应用；正式使用前必须仔细检查连接的管道是否正确、有否漏液、冒泡等现象，可以用普通的自来水或者其它溶液（特殊要求的除外）代替测试，多清洗几次，查看仪器的运行情况。

如果配套使用我公司开发的自动样品进样器，则需要检测进样器是否能正常工作，检查进样器连接的管道是否有脱落、排液口是否通畅。可以用进样器自带的按键调试，或者连接本滴定仪后联机调试。

如果有双管路滴定需求的用户，配套使用我公司的另一套滴定单元，则可以按滴定单元 1 的方法，执行多次清洗、补液工作，保证滴定单元的正常；同样，在正式滴定开始前，应检测搅拌器是否正常工作；

如果用户是第一次使用本滴定仪，或者对样品、滴定结果不太确定，或者是研究性质的需求，建议用户使用动态滴定方法或者手动滴定方法，用默认参数滴定，查看滴定情况，再做

进一步处理；如果是熟练的用户，对样品、测试方法很熟悉，则可以选择恰当的滴定方法直接进行测量，滴定结束后，再做进一步处理；

仪器正常后，用户准备自己的样品、滴定剂，即可开始滴定。

2.6.3 开始滴定的几种途径

本仪器支持多种途径完成一次滴定，包括：

- 从“重复上次滴定”开始滴定；
- 从“开始新滴定”开始滴定；
- 从“滴定方法管理”开始滴定；
- 从“样品列表管理”开始滴定；
- 从“快捷方式”开始滴定。

本仪器最多支持包含 5 个终点的样品的滴定。本仪器可以和自动进样器相连，进行多样品自动滴定。用户还可以编制滴定过程，实现复杂的双管组合滴定。

2.6.4 从“重复上次滴定”开始滴定

如果用户已经执行过一次滴定，仪器将记录上一次滴定的参数、或者控制过程，用户点击菜单“重复上次滴定”项，即可直接开始上一次的滴定过程，所有测量参数不变。滴定结束，可以查阅、存贮、打印、统计等。

2.6.5 从“开始新滴定”开始滴定

对于有些用户，刚接触仪器或者使用滴定仪，则仪器编写了一个简单的滴定流程，一步步引导性的帮助用户完成设置，并完成最后的滴定工作。点击菜单“开始新滴定”项即可进入，如图，



开始新滴定示意图 (30)

仪器依此要求用户选择一个滴定方法、设置方法参数、检测测量单元、检测滴定单元、检测 pH 斜率重新标定、设置样品滴定剂信息模式、设置测量结果处理等，完成后即可开始滴定。滴定结束，可以查阅、存贮、打印、统计等。

2.6.6 从“滴定方法管理”开始滴定

对于所有用户，这是最常用的开始滴定的一步。用户点击菜单“滴定方法管理”项，即可进入滴定方法的管理模块，如图。

通常，滴定一般的操作步骤如下：

- 选择合适的滴定方法。
- 按“查阅参数”键进入查看或者设置相关终点参数、滴定控制参数、测量单元、滴定单元、样品、滴定剂、测量结

果等，完成后返回；

- 如果可能或者有必要，则可以按“查阅过程”键查看整个滴定过程，或者打开编辑器，重新编制滴定过程，创建复杂的组合滴定方法，完成后返回（注意：只有用户自定义的方法才允许打开编辑器，进行过程修改）。
- 用滴定试剂清洗滴定管，使试剂充满滴定管和管道，并且无气泡（可通过点击“清洗”按钮清洗滴定管实现）。
- 按“滴定”键，开始滴定。
- 滴定结束，可以查阅、存贮、打印、统计等。

2.6.7 从“样品列表管理”开始滴定

样品列表滴定，即多样品滴定，是为了满足大量样品测量需求而开发的功能，仪器需要自动进样器支持，并设置相关参数，即可进行多样品滴定。本滴定方法适合成熟样品测量方案的批量测定。

本仪器支持创建一个样品列表，允许用户添加、删除样品，最大支持 20 个样品；样品列表允许用户设置滴定方法、样品 ID、进样器位置、样品量、滴定剂等；用户可以一次性地完成样品列表的创建，创建列表后，每个样品仍允许用户控制是否选择开始滴定。

在仪器系统菜单界面下，选择“样品列表管理”项即可进入。其中包括样品列表设置、进样器参数设置、电极标定设置、测量结果设置等几个模块，图示为设置样品列表，图中表示已创建的样品数为 5 个，选择准备滴定的样品数为 3 个，3 个样品的滴定方法为“Dynamic Titration”，即动态滴定方法，

进样器相应位置为 4、5、6 号杯位。

样品列表管理					X	
样品列表					样品列表	
样品列表数量: 05					创建样品列表进行系列样品滴定	
进样器参数	编号	方法名称	进样器支持	位置号	选择滴定	
	01	Dynamic Titration	Yes	04	Yes	<
电极标定	02	Dynamic Titration	Yes	05	Yes	>
测量结果	03	Dynamic Titration	Yes	06	Yes	向上
	04	Dynamic Titration	Yes	07	No	向下
	05	Dynamic Titration	Yes	08	No	添加
						删除
						查阅
返回	选择样品数:03		开始滴定			

样品列表管理					X	
样品列表					样品列表	
样品列表数量: 05					创建样品列表进行系列样品滴定	
进样器参数	编号	样品ID	样品量	滴定剂D	滴定量	
	01	Sample ID	0.049g	Titrant 1	1.0000e+00mol/L	<
电极标定	02	Sample ID	0.049g	Titrant 1	1.0000e+00mol/L	>
测量结果	03	Sample ID	0.049g	Titrant 1	1.0000e+00mol/L	向上
	04	Sample ID	0.049g	Titrant 1	1.0000e+00mol/L	向下
	05	Sample ID	0.049g	Titrant 1	1.0000e+00mol/L	添加
						删除
						查阅
返回	选择样品数:03		开始滴定			

设置样品列表示意图 (31)

2.6.7.1 设置样品列表

允许用户设置每个样品的滴定方法、进样器是否支持、样品在进样器上的位置、是否选择滴定，以及样品 ID、样品量、滴定剂、滴定剂量等参数，用户点击相应项目即可修改参数。

点击“添加”可以创建一个样品，点击“删除”可删除已创建的样品。

■ **方法名称** 表示测定本样品使用的滴定方法名称。详细的测量参数、滴定控制参数等可以按“查阅”键查阅！

■ **进样器支持** 通常必须选择。

■ **位置号** 表示本样品对应进样器上的位置号。注意：样品放置的位置必须与进样器位置一一对应。

■ **选择滴定** 表示本样品有否选择滴定。仪器允许用户选择是否参加本次滴定，用户随时可以决定几个样品一起进行滴定；未选择的样品自动以浅色显示；

■ **样品 ID, 样品量** 设置样品的信息，用户按实际设置（注意：此样品 ID、样品量等同于对应滴定方法的样品信息）；

■ **滴定剂，滴定剂量** 设置滴定剂信息，用户按实际设置（注意：滴定剂信息等同于对应滴定方法的滴定剂信息）；

2.6.7.2 设置进样器

用户需要查看、设置进样器参数，包括滴定时的清洗选择，清洗位置、清洗方式、清洗速度、清洗体积、搅拌器设置等。

清洗选择包括滴定开始前不清洗电极，或者滴定开始前清洗电极。一旦选择清洗，需要设置相应的清洗控制参数。

允许设置搅拌器参数（注意：如果用户在起始状态下设置搅拌器时选择“当前设置对所有方法有效”为“Yes”，则当前设置的搅拌器参数无效，将使用起始状态的搅拌器参数）。

2.6.7.3 设置电极标定

仪器允许用户在滴定前直接校正电极斜率，一次性完成所有的测量工作。当然，如果用户选择进行 pH 电极标定，则相

应的要准备 1~3 种 pH 标准缓冲液，放置到进样器上，这势必影响一次性测量样品的数量。电极标定包含校准方式，pH 标液、进样器位置、进样器控制参数等，用户点击相应项目即可修改。

样品列表管理 X

样品列表 电极标定
设置是否电极标定, 标定方式

进样器参数

进样器支持: 支持

校准方式: 不校准

pH标液

GB pH 4.003 GB pH 6.864 GB pH 9.182

进样器上位置: 01 02 03

GB pH 4.003 GB pH 6.864 GB pH 9.182

返回

样品列表管理 X

样品列表 电极标定
设置是否电极标定, 标定方式

进样器参数

清洗位: 清洗位置

清洗方式: 自动模式

清洗速度: 快速

清洗体积: 30mL

搅拌器类型: 下搅拌

搅拌速度: 30

返回

样品列表中设置电极标定示意图 (32)

- 进样器支持 通常必须选择支持。
- 校准方式 有不校准、校准一次、每次校准等多种方式。不校准表示不进行电极标定；校准一次，表示在整个滴定开始

前标定一次;每次校准,表示每个样品滴定前都进行电极标定。

■ **pH 标液** 用户必须将实际使用的 pH 标准缓冲液设置正确,否则可能导致标定结果错误,直接影响测量,详细设置信息参考标定 pH 章节。

■ **进样器上位置** 表示 pH 标准缓冲液在进样器上的位置,用户同样需要与选择的 pH 标液一一对应。

■ **进样器清洗位** 清洗方式,清洗速度,清洗体积,搅拌器等参考是为了控制电极清洗、保证标定顺利进行的基本参数,用户可按“<>”键换页,按实际需要查看、设置相关参数。

2.6.7.4 设置测量结果

本设置对应所有测量的样品,包括是否存贮结果、是否统计结果、是否输出结果等。用户按需要设置即可。当用户连接进样器时,由于仪器只有一个 RS232 打印机,仪器将无法直接打印滴定结果。建议用户等待滴定结束后,在查阅上次滴定结果里面,再打印输出滴定结果!

2.6.7.5 开始滴定

所有设置按照需要完成后,点击“样品列表”项,按“开始滴定”键即可开始滴定。仪器按照设置将控制进样器依次完成所有样品的测量,或者先自动校准电极斜率再自动完成滴定。滴定结束,可以查阅、存贮、打印、统计等。

2.6.8 动态滴定方法滴定

动态滴定方法是电位测量的主要滴定方法之一，这是一种根据突跃大小自动选择终点的方法，适合大多数未知样品的测量。滴定结束并找到终点后，允许用户由动态滴定方法产生预设终点滴定方法。

2.6.8.1 动态滴定方法参数

直接影响动态滴定方法的参数主要包括，滴定类型、滴定速度、自定义的最大终点数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、预加体积、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂，每个参数的设置可能影响测量结果。

注意：所有使用动态滴定方法进行滴定时，其参数的设置、意义相同，具体参考下面定义。

■ 滴定类型

表示本滴定方法为 mV 滴定或者 pH 滴定，一旦设置为 pH 滴定将按照 pH 滴定进行控制，同时 pH 电极的标定功能、标定数据有效；

■ 滴定速度

对应不同的滴定，仪器允许用户设置相应的滴定速度，用以调整滴定时间，加快整个滴定过程，但可能直接影响滴定精度。仪器分三种滴定速度供用户选择：快速、中速、慢速二种，默认时仪器设置为慢速状态。

对应某些突跃比较明显、突跃量比较大的滴定，用户可以选择快速滴定，反之用户应设置低速滴定。

■ 设定终点数

指示滴定方法共有几个终点，最大可以有 5 个。

■ 终点参数

终点参数包括最大 5 个终点相应的终点突跃档次、终点突跃量大小。

终点突跃量是仪器最终判断终点的依据，为方便用户使用，仪器将突跃量分大、中、小、自定义四种。通常，用户只需选择大、中、小即可，不必设置具体的突跃量大小，对应的终点突跃值分别为 500mV/mL、100mV/mL、50mV/mL。如果用户需要调整非上述突跃量大小时，可以选择自定义，然后设置自定义突跃值。

为了适应多终点滴定的需要，仪器规定任何滴定，最多只能有五个终点，对应五个终点有五个独立的控制量，可以独立设置其大小。对于许多各种各样的滴定，不可能有统一的模式或方法。为了控制和研究的方便，从一般用户需要考虑，我们将终点突跃分成三档，即大突跃、中突跃和小突跃。从滴定的情况来看，一般的滴定只需要将终点突跃设置为中突跃即可满足滴定要求，用户不必了解具体的终点突跃量的大小，也不必进行具体的设置。将突跃量设大，可避免噪声对寻找终点的影响，但可能找不到小突跃的终点；将突跃量设小，则可能由于噪声的影响，找到假终点。万一仪器不能满足用户所需的滴定要求，则可以重新设置对应终点突跃量的大小，从而满足用户滴定的要求。所以，一般而言，用户只需选择终点突跃为大、中、小即可。用户对所需滴定有所了解后，有针对地选择对应终点的终点突跃量。例如，可以将第一终点的终点突跃设置为“大”，第二终点的终点突跃设置为“小”。具体操作如下：

在“方法参数》终点参数”界面，点击“当前终点号”，选择所要设置的终点号，再点击相应的功能框设置参数。

■ 预加体积量

对应某些滴定，如果用户知道滴定终点大概消耗体积量的话，则可以使用本参数加快滴定速度。本参数控制滴定开始时第一次自动添加的体积量。

■ 最小添加体积

即最小滴定量，对应某些特殊的滴定，或者需要精度滴定时，用户需要设置此参数。本参数控制滴定过程中每一次添加的体积不小于此参数所过设定的体积量。该参数设置数值大，滴定速度快，整个滴定时间短，但可能会影响滴定精度；反之设置数值小时，其滴定速度慢，滴定时间长，但精度可能较高。本仪器默认参数为 0.02ml。

■ 最大添加体积（结束体积）

此参数是为了保证由于过量添加而发生溢出等异常情况，从而导致仪器损坏而对您造成不必要的损失而设计的，您最好设置此参数。仪器在滴定过程中，会自动判断总的添加体积，一旦添加过设定的最大添加体积量时，仪器将暂停滴定，并提示用户是否真正结束滴定，用户按实际需要选择继续滴定或结束滴定即可。

■ 平衡电位

假设平衡电位设为*mV，平衡时间为 Y 秒，则在滴定体积一次添加结束后，在 Y 秒时间内电位的波动不超过*mV，仪器即认为此电位数据有效，进入下一次添加。仪器默认值为 1mV。

■ 平衡时间

判断电位是否平衡的等待时间。仪器的默认值为 3 秒。一般为 1~3 秒，不可设置为 0 秒。

■ 最大等待时间

一次添加结束后，如果设置的平衡电位条件一直无法满足，则仪器在等待时间达到最大等待时间后，自动进入下一次添加。仪器的默认值为 10 秒。一般不能小于 3 秒。

■ 测量单元

表示本滴定方法使用的测量单元名称、类型，对应电位测量单元，由于支持双高阻输入，因此需要设置通道号。测量电极接后面板上“测量电极 1”插座上，则选择“Ch1”；测量电极接后面板上“测量电极 2”插座上，则选择“Ch2”。注意：不能选择错，否则测量的信号将相反（即+100mV 变为 -100mV）。

■ 搅拌器

设置本滴定方法使用的搅拌器类型、速度值；对应某些滴定，可能用户需要不同的搅拌速度来调节滴定的化学反应速度。用户可以按照实际需要设置此参数。滴定开始时，仪器会自动按此速度搅拌。

■ 滴定单元

设置本滴定方法使用的滴定单元类型、滴定管类型、滴定管系数。第一次使用本方法滴定时或者更换滴定管后，必须重新设置滴定管类型、滴定管系数值。

■ 样品信息

设置样品的信息，包括样品名称、样品量。如果用户事先知道样品的体积量，则可以设置此参数。

■ 滴定剂信息


在正式滴定开始前,用户事先应由滴定剂管理功能创建相应滴定剂,详细请参见滴定剂章节。

滴定剂创建后,在滴定方法中选择使用某个滴定剂即可。其相关的滴定剂参数将自动包含进去。如果最后的滴定结果计算与滴定剂相关,则更应该引起注意,否则将导致结果错误等情况。

2.6.8.2 开始动态滴定方法滴定

所有参数设置正确后,最后检查连接的管道、滴定剂、样品情况,可以按照实际需要先清洗几次滴定管,确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。滴定过程如图,分别显示当前滴定方法的名称,当前时间、滴定类型、滴定分析电位与添加体积的曲线和一次微分曲线、当前测量数据、添加总体积、滴定结果、样品数量、当前样品号,样品名称,总滴定分析时间、滴定过程提示框、滴定单元状态、按键等。

在滴定过程中,仪器自动按照用户编写的滴定过程,一个过程一个过程的执行,滴定过程提示框将动态显示滴定过程。包括自动进行采样、溶液的添加、添加量的计算、终点判断等,当仪器找到某个滴定终点后,会鸣叫三声,提醒用户(如果用户设置提示音关闭,则不再鸣叫提醒),并显示出终点对应的体积值。

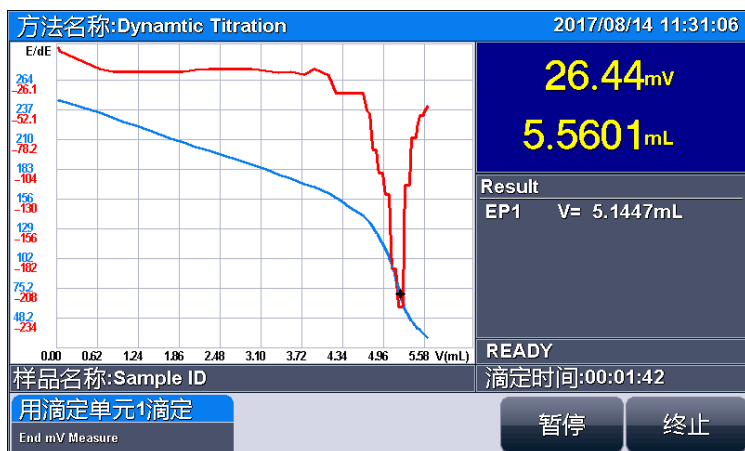

动态滴定过程显示示意图(33)

仪器找到一个终点后，并不一定会停止下来，而可能继续滴定下去，寻找下一个终点。当仪器找到的终点数和用户设定的终点数相符，仪器将自动停止滴定，并自动进入查阅滴定结果界面。

在整个滴定过程中，用户认为所有终点已找到，也可按“终止”键，终止滴定。终止滴定后，仪器也自动进入查阅滴定结果界面。

如果仪器发现已添加过用户所设定的最大添加体积（结束体积），则仪器将自动提示用户，是否继续，用户可按实际需要选择终止滴定或继续滴定。

仪器设置有暂停功能。在滴定过程中，如果用户有事需要处理，或者特殊的滴定进行到某个阶段时，必须将样品再处理，此时用户可以利用此功能实现这个目的。按“暂停”键暂停滴定，等处理完成后，按继续键执行后面的过程。

2.6.8.3 动态滴定方法结束后的操作

滴定结束后，仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌器等，然后进入查阅滴定结果状态，详细参见查阅滴定结果章节。

注意：在进行动态滴定时，请用户关注以下几条：

1. 在进行低突跃的滴定时，用户必须将突跃档次设置为“小”，否则仪器可能无法发现滴定终点。
2. 在动态滴定进行中，仪器在找到一个终点后并不一定会自动停止下来，而可能一直滴定下去，直到找到的终点数与用户设定的终点数一致时，才结束滴定。如果用户发现当前滴定结果已经满足用户的需要，可以手动终止滴定。
3. 在进行 pH 类型滴定前，建议用户先进行电极标定。
4. 如果仪器已经发现 5 个终点，则仪器不管所进行的滴定是否还有其他终点将直接终止滴定操作。

2.6.9 预设终点滴定方法滴定

针对某些滴定（比如酸碱滴定），用户可能事先知道滴定类型、滴定终点等数据。这样可以直接利用这些数据控制滴定，并完成滴定过程。

用户只要设置相应的终点数、终点值（pH 或电位值）、预控点值（预控点是快速滴定到慢速滴定的切换点），即可进行滴定。

2.6.9.1 预设终点滴定方法参数

直接影响预设终点滴定方法的参数主要包括，自定义的最

大终点数、相应的每个终点预设终点值、预控点、预控开关、预控比例、终点延时时间、预加体积、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂，每个参数的设置可能影响测量结果。

注意：所有使用预设终点滴定方法进行滴定的几种途径，其参数的设置、意义参考下面定义。

- 滴定类型 同动态滴定滴定类型参数；
- 设定终点数 同动态滴定设定终点数参数；
- 终点参数

对应每一终点包含以下参数：终点电位（或终点 pH 值）、预控点电位（或预控点 pH 值）、预控开关、预控量大小、终点延时时间。用户按实际需要，设置相应的参数量。

终点电位(终点 pH 值)：即滴定的终点值，当仪器滴定到用户设定的终点值时滴定即终止。此参数直接影响滴定的结果，用户必须正确设置。

预控点参数：本参数是告诉仪器滴定终点即将来临，仪器应当降低添加速度。此值的设定直接关系到最终结果的正确性和实际的滴定时间。如果将预控点设置得离终点过近，那么到了预控点时可能会因滴定速度较快而导致最后的结果不准确；如果将预控点设置得离终点过远，自然会增加总的滴定时间。另外预控点必须设置在终点的前面，否则预控点自然会失去作用。预控点是指由快速滴定转到慢速滴定的转换点，比如，用户将预控点设置为 100mV，则仪器将在 100mV 处由快速滴定转成慢速滴定。

预控点设置的原则是：对大突跃的反应，预控点要设置

到离终点电位远一点的地方。（一般距离终点电位 100mV 以上），而对小突跃的反应，预控点可以设置到离终点近一点的地方，以加快滴定速度。

预控开关、预控量大小参数：本参数是为了控制滴定精度而设置的。通常，用户不必直接设置，只需采用默认设置即可，如果用户发现所需的预设终点滴定分析时间过长，则可重新设置预控量的大小并打开预控量开关。将预控量设置得大一点则滴定速度快一点，反之亦然。预控量调节范围为 30~90%。

终点延时时间：本参数是指仪器找到终点后等待的一段时间，以最终确定终点。对于一般酸碱滴定、快反应的氧化还原反应，延时 10 秒即可；若用离子电极作为指示电极，则应将延时时间设置得适当大一些。

- 预加体积量 同动态滴定预加体积量参数；
- 最小添加体积 同动态滴定最小添加体积参数；
- 最大添加体积 同动态滴定最大添加体积参数；
- 平衡电位 同动态滴定平衡电位参数；
- 平衡时间 同动态滴定平衡时间参数；
- 最大等待时间 同动态滴定最等待时间参数；
- 测量单元 同动态滴定测量单元参数；
- 搅拌器 同动态滴定搅拌器参数；
- 滴定单元 同动态滴定滴定单元参数；
- 样品信息 同动态滴定样品信息参数；
- 滴定剂信息 同动态滴定滴定剂信息参数；

2.6.9.2 终点参数设置举例

以下举例说明预设终点滴定的参数设定。

例 1. 对一个终点的滴定

例如：终点电位 A 为 595mV，预控点电位 B 为 490mV，滴定开始电位 C 为 300mV。A 大于 B，则 **A 必须大于 C**，否则在开始滴定时仪器显示预控点设置错误，无法进行滴定。但仪器允许 B 小于 C（如 C 为 550mV），仪器开始就进行慢滴定。

同理，当 A 小于 B，则 **A 必须小于 C**。

例 2. 对二个终点的滴定

例如：第一个终点电位 A1 为 595mV，第一个预控点电位 B1 为 490mV，第二个终点电位 A2 为 800mV，第二个预控点电位 B2 为 700mV，滴定开始电位 C 为 300mV。A1 大于 B1，则 **A2 必须大于 B2**，且 **A2 必须大于 A1**。若 A2 小于 B2（如 B2 为 900mV）仪器显示预控点设置错误，必须重新进行设置。若 A2 小于 A1（如：A2 为 500mV），则仪器不显示“开始”滴定字样，需重新设置各参数，因为滴定时仪器从第一个预控点电位 490mV 向上升找到第一个终点电位 595mV，无法再从 595mV 向下降找到第二个终点电位 500mV。同时 **A2 必须大于 C**，否则在开始滴定时仪器显示预控点设置错误，无法进行滴定。同理，当 A1 小于 B1，则 **A2 必须小于 B2**，**A2 必须小于 A1**，且 **A2 必须小于 C**。

例 3. 对二个以上终点的滴定

原理同“二个终点的设定”。

注意：1、在设置多个终点的参数时，几个终点的终点和预控点的方向必须一致，相应的次序也不能颠倒，否则仪器可能无法完成滴定。比如：用户选择二个终点的滴定，设置第一个终

点为 200mV，第一预控点为 100mV；第二终点为-100mV，第二预控点为 0mV，即为设置错误。

2、如果滴定开始时电位值为 100mV，而终点设置为 500mV，预控点设置为 600mV，则预控点设置错误，但如果将预控点设置为 50mV 是允许的，仪器一开始就进入慢速滴定。

2.6.9.3 开始预设终点滴定方法滴定

所有参数设置正确后，最后检查连接的管道、滴定剂、样品情况，可以按照实际需要先清洗几次滴定管，确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。滴定过程参见动态滴定方法。

2.6.9.3 预设终点滴定方法结束后的操作

滴定结束后，仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌器等，然后进入查阅滴定结果状态，详细参见查阅滴定结果章节。

2.6.10 等量滴定方法滴定

本滴定模式适应于滴定剂消耗较少的滴定。一般在滴定剂消耗量少于 1mL 以下时，可选择本滴定方法。

2.6.10.1 等量滴定方法参数

等量滴定模式基本同动态滴定方法。等量滴定方法与动态滴定方法的区别：动态滴定方法可根据滴定过程的一次微分值大小自动调节下一次的添加体积；等量滴定方法则每次均按设置的添加量添加。

等量滴定模式包含以下参数：设定终点数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、预加体积、每次添加量、最大添加体积、

平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂等。

注意：所有使用等量滴定方法进行滴定的几种途径，其参数的设置、意义参考下面定义。

- 滴定类型 同动态滴定滴定类型参数；
- 设定终点数 同动态滴定设定终点数参数；
- 终点参数
 由于等量滴定方法的添加量比较小，终点突跃档次设定为小。
- 预加体积量 同动态滴定预加体积量参数；
- 每次添加量
 即每次添加的体积量，由于总消耗的体积量比较小，因此此参数的修改控制着滴定的精度。
- 最大添加体积 同动态滴定最大添加体积参数；
- 平衡电位 同动态滴定平衡电位参数；
- 平衡时间 同动态滴定方法平衡时间参数；
- 最大等待时间 同动态滴定最等待时间参数；
- 测量单元 同动态滴定测量单元参数；
- 搅拌器 同动态滴定搅拌器参数；
- 滴定单元 同动态滴定滴定单元参数；
- 样品信息 同动态滴定样品信息参数；
- 滴定剂信息 同动态滴定滴定剂参数；

2.6.10.2 开始等量滴定方法滴定

所有参数设置正确后，最后检查连接的管道、滴定剂、样

品情况,可以按照实际需要先清洗几次滴定管,确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。仪器添加预加体积后,将重复添加相同的体积,直到发现终点为止,滴定过程参见动态滴定方法。

2.6.10.3 等量滴定方法滴定结束后的操作

滴定结束后,仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌器等,然后进入查阅滴定结果状态,详细参见查阅滴定结果章节。

2.6.11 恒滴定方法滴定

本滴定模式适应于将终点电位(pH)控制在一定值的滴定模式,仪器滴定到终点,并不结束滴定,当体系电位又偏离终点电位时,仪器将自动添加滴定剂,保证电位超过终点电位。

2.6.11.1 恒滴定方法参数

恒滴定方法基本同预设滴定方法。恒滴定方法与预设滴定方法的区别:预设滴定方法在找到全部的滴定终点后自动结束滴定;恒滴定方法在超过终点电位后不结束滴定而是一直监控体系电位是否超过终点电位,否则会添加滴定剂使电位超过终点电位。

恒滴定方法只有一个终点。

恒滴定方法包括以下控制参数:预设终点值、预控点、预控开关、预控比例、预加体积、最小添加体积、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂等。

注意：所有使用恒滴定方法进行滴定的几种途径，其参数的设置、意义参考下面定义。

- 滴定类型 同动态滴定滴定类型参数；
- 设定终点数 恒滴定方法只有 1 个终点。
- 终点参数 参见预设终点滴定方法的终点参数。
- 预加体积量 同动态滴定预加体积量参数；
- 最小添加体积 同动态滴定最小添加体积参数；
- 最大添加体积 同动态滴定最大添加体积参数；
- 平衡电位 同动态滴定平衡电位参数；
- 平衡时间 同动态滴定方法平衡时间参数；
- 最大等待时间 同动态滴定最等待时间参数；
- 测量单元 同动态滴定测量单元参数；
- 搅拌器 同动态滴定搅拌器参数；
- 滴定单元 同动态滴定滴定单元参数；
- 样品信息 同动态滴定样品信息参数；
- 滴定剂信息 同动态滴定滴定剂参数；

2. 6. 11. 2 开始恒滴定方法滴定

所有参数设置正确后，最后检查连接的管道、滴定剂、样品情况，可以按照实际需要先清洗几次滴定管，确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。仪器添加预加体积后，将自动监控样品的电位值，并将电位与设定的终点电位比较，一旦达到终点电位即停止添加，但不退出滴定，而是始终监控终点电位，一旦电位又回到终点电位以前，则又会自动添加，如此重复，因此，恒滴定方法必须由用户手动终

止滴定。

滴定过程参见动态滴定方法。

2.6.11.3 恒滴定方法滴定结束后的操作

恒滴定方法必须由用户手动终止滴定。滴定结束后，仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌器等，然后进入查阅滴定结果状态，详细参见查阅滴定结果章节。

2.6.12 手动滴定方法滴定

手动滴定方法是完全由用户自己手动控制添加、添加后自己判断电位稳定并自己决定是否再次添加的用户可以参与的一种滴定方法，适合未知、不确定样品的研究、测定工作。

2.6.12.1 手动滴定方法参数

手动滴定模式包括以下控制参数：设定终点数、相应的每个终点突跃类型、突跃值、预加体积、下次添加体积、添加次数、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂等。

注意：所有使用手动滴定方法进行滴定的几种途径，其参数的设置、意义参考下面定义。

- 滴定类型 同动态滴定滴定类型参数；
- 设定终点数 恒滴定方法只有 1 个终点。
- 终点参数 参见动态滴定方法的终点参数。
- 预加体积量 同动态滴定预加体积量参数；
- 下次添加体积 本参数控制用户手动滴定时的下次添加体积，用户也可以在滴定开始后修改。

- 添加次数 可设定的“下次添加体积”的添加次数，可在按一次键的情况下，自动完成多次相同体积量的添加，用户也可以在每次滴定完成后修改。最大为 20 次；
- 最大添加体积 同动态滴定最大添加体积参数；
- 平衡电位 同动态滴定平衡电位参数；
- 平衡时间 同动态滴定方法平衡时间参数；
- 最大等待时间 同动态滴定最等待时间参数；
- 测量单元 同动态滴定测量单元参数；
- 搅拌器 同动态滴定搅拌器参数；
- 滴定单元 同动态滴定滴定单元参数；
- 样品信息 同动态滴定样品信息参数；
- 滴定剂信息 同动态滴定滴定剂参数；

2.6.12.2 开始手动滴定方法滴定

所有参数设置正确后，最后检查连接的管道、滴定剂、样品情况，可以按照实际需要先清洗几次滴定管，确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。仪器自动添加预加体积后，将由用户自己判断电位的平衡，决定下一次的添加量、添加时间，添加次数等，适合研究、探索未知样品。因此，手动滴定方法必须由用户手动终止滴定。滴定过程如图。用户可以按“设置”键设置下次添加体积、添加次数、平衡电位、平衡时间、最大等待时间等，按“添加”键添加设定的体积。平衡电位、平衡时间等参数适合设置了添加次数超过 1 次的情况，图示表示按一次“添加”键即可连续 10 次自动添加 0.100mL 的体积量，方便用户使用。



手动滴定显示示意图 (34)

2. 6. 12. 3 手动滴定方法滴定结束后的操作

手动滴定方法必须由用户手动终止滴定。滴定结束后，仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌器等，然后进入查阅滴定结果状态，详细参见查阅滴定结果章节。

2. 6. 13 两种应用方案的滴定方法滴定

仪器随机提供了两种专用滴定方法：HCl 滴定 NaOH (0.1mol/L) 和 $K_2Cr_2O_7$ 滴定 Fe^{2+} (0.1mol/L)。用户可以直接按照现成的控制参数完成自己的滴定过程。

2. 6. 13. 1 应用方案的滴定方法参数

仪器随机提供了两种专用滴定方法实际就是预设终点滴定方法，用户不需要修改里面有关终点的相关控制参数，只需

关心预加体积、下次添加体积、添加次数、最大添加体积、平衡电位、平衡时间、最大等待时间、测量单元、搅拌器、样品、滴定剂等参数。

- 滴定类型 同动态滴定滴定类型参数；
- 设定终点数 由实际测量结果决定，通常只有 1 个终点。
- 终点参数 由实际方案决定，已设定。
- 预加体积量 同动态滴定预加体积量参数；
- 最小添加体积 同动态滴定最小添加体积；
- 最大添加体积 同动态滴定最大添加体积参数；
- 平衡电位 同动态滴定平衡电位参数；
- 平衡时间 同动态滴定方法平衡时间参数；
- 最大等待时间 同动态滴定最等待时间参数；
- 测量单元 同动态滴定测量单元参数；
- 搅拌器 同动态滴定搅拌器参数；
- 滴定单元 同动态滴定滴定单元参数；
- 样品信息 同动态滴定样品信息参数；
- 滴定剂信息 同动态滴定滴定剂参数；

2.6.13.2 开始应用方案的滴定方法滴定

所有参数设置正确后，最后检查连接的管道、滴定剂、样品情况，可以按照实际需要先清洗几次滴定管，确认无误后可以开始滴定(可以用前面描述的几种途径启动滴定)。

按照实际滴定方案，配置滴定剂、样品，即可开始滴定。

2.6.13.3 应用方案的滴定方法滴定结束后的操作

滴定结束后，仪器会控制滴定仪自动完成补液、关闭搅拌

器等，然后进入查阅滴定结果状态，详细参见查阅滴定结果章节。

2.6.14 用户自己创建滴定方法的滴定

用户首先参考前面提到的步骤，用仪器随机提供的多种滴定方法，通过修改参数、编辑滴定过程，重复测试，研究探索出适合自己样品测试的方法、参数，创建属于自己样品的滴定方法，包括多管路滴定方法、自动进样器支持的方法等，完成后，即可开始正常滴定。

2.7 数据中心

仪器支持查阅当前测量单元的数据、查阅当前 pH 标定信息、查阅上次标定结果、查阅存贮滴定结果、结果统计。

2.7.1 查阅当前测量单元

即查看测量单元 1，可以监控、测量样品电位、pH 值、温度值等，允许重新标定电极。详细参见查阅测量单元 1 章节。

2.7.2 查阅 pH 标定信息

在查看测量单元 1 状态，显示当前 pH 电极的标定信息，允许重新标定电极。详细参见查阅测量单元 1 章节。

在查阅滴定方法中，如果滴定类型设置为 pH 滴定，则允许用户查阅 pH 标定信息，或者重新标定。

2.7.3 查阅上次滴定结果

滴定结束后，仪器通常自动转入查看滴定结果状态；在另一次滴定没有开始前，仪器支持查看上次滴定结果。在起始状态的“上次滴定结果页”点击“查阅”按钮（或者在系统菜单页，点击“查阅上次滴定结果”）即可进入，显示如图。

包含以下几个模块，滴定信息、滴定曲线、滴定数据、滴定结果、存贮滴定结果、打印输出、终点设置。

2.7.3.1 滴定信息

仪器记录有操作者、滴定方法、滴定开始时间、样品名称、样品量、滴定剂名称、滴定剂量、滴定结果等。

在此，用户可以按“查阅参数”键，查看本次滴定使用的


滴定方法以及所有的控制参数。



查阅上次滴定结果示意图 (35)

2.7.3.2 滴定曲线

仪器完整记录滴定数据，以电位、一次微分、添加体积为坐标，显示滴定曲线，用户可以直观看到整个滴定趋势、变化情况。

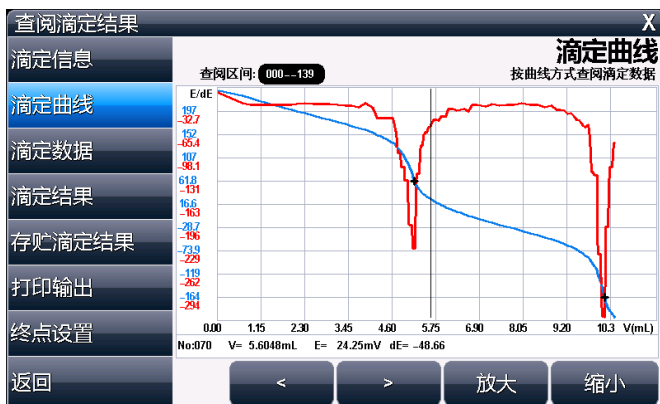

查阅滴定结果显示曲线示意图 (36)

在此，用户可以按“<”、“>”、“放大”、“缩小”键，缩放图形，查看细节。

2.7.3.3 滴定数据

仪器完整记录滴定数据，以表格形式显示。

2.7.3.4 滴定结果

查阅滴定结果						
滴定信息	滴定结果 报告本次滴定结果					
滴定曲线	No.	EP(V)	EP	Result	Total(V1)	Total(V2)
滴定数据	1	5.1697mL	61.12mV		5.1697mL	0.0000mL
滴定结果	2	10.1774mL	-171.37mV	9.0302e-02mol/L	10.1774mL	0.0000mL
存贮滴定结果						
打印输出						
终点设置	NOTE: Result=Vsm ² *1000/Vep2/52.99 Conc1=1.0000e+00mol/L Vsm ² = 0.0487mL					
返回	设置样品量 添加统计					

查阅滴定结果显示滴定结果示意图 (37)

仪器以发现的终点作为显示依据，按表格形式依次显示每个终点的终点体积、终点电位、计算结果、滴定单元 1 总体积、滴定单元 2 总体积、发现终点的时间。

表格下方显示有滴定结果计算公式，以及样品量、滴定剂大小等参数。

2.7.3.5 生成滴定方法

对应常规的、变化不大的滴定，特别是滴定终点数量一致、结果接近的滴定，如果用户需要经常执行此类滴定，则滴定结束后，用户可以按照需要，将当前滴定方法转换为专用的滴定方法，可以大大加快滴定速度，方便下次调用。

按“存贮类型”框，选择“创建新方法”，设置方法名称、简要描述等信息后即可存贮。创建新方法是利用这次的滴定数据，生成一个新的滴定模式，方便用户下一次使用。按“存贮位置”框，可选择系统或U盘。选择系统，则存贮在仪器的系统内；选择U盘，则存贮在U盘上（需预先插好U盘）。

创建新方法示意图 (38)

2.7.3.6 打印输出

本仪器支持 RS232 串口打印机，通常这类打印机、或者 POS 机在超市、小卖部、药房等都有使用，一般为热敏型打印机，价格比较便宜；如果用户需要长时间保存记录，建议用户选购针式打印机，采购带色带的打印机。只要打印机支持标准 RS232 串口，都可以连接使用。对于针式打印机，建议用户采购每行超过 40 个字符的打印机。

仪器允许用户将滴定结果打印输出，已利用记录、保管。操作步骤如下：

- 将打印线连接仪器和打印机，为保险见，建议用户在

断开打印机电源的前提下连接仪器！

- 设置打印机通信格式为：9600-8-N-1，即波特率 9600bps, 8 位数据位，无校验，1 个停止位；
- 检查仪器波特率是否设置为 9600bps（参见系统设置）；
- 设置需要打印的内容；
- 点击“开始输出”按键，即可打印滴定结果。如果无法打印，请检查连接线、波特率等是否正确设置。

2.7.3.7 终点设置

在某些特殊的情况下，尽管滴定曲线非常明显、突跃量也设置正确，但是可能由于某些其他的原因导致无法正确判断终点，出现错判、漏判终点等情况，无法得到正确结果。

作为一种补充，本功能允许用户在此基础上，进一步由滴定曲线反向寻找终点。用户可以指定起始位置、终止位置、固定突跃量进行手动搜索终点。

滴定结束后设置终点示意图 (39)

2.7.3.8 查阅样品列表滴定结果

仪器独立保存样品列表的滴定结果，如果在“样品列表管

理》测量结果”中选择“存贮结果”，则每个样品滴定结束后会自动保存滴定结果，同时在样品列表结果库中保存结果。

在起始状态系统菜单页，点击“查阅上次滴定结果”，选择“查阅样品列表滴定数据”可查看样品列表的结果。如图。

查阅样品列表滴定数据															
存贮位置:	结果数量:001														
☒ 系统 ☐ U盘	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.001</th> <th>Sample ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.001	Sample ID												
No.001	Sample ID														
样品名称: Sample ID 样品量: 0.5000mL 操作者: Admini 方法名称: wj 滴定开始时间: 2017/04/17 16:11:56 滴定结束时间: 2017/04/17 16:15:03 滴定终点数: 0 滴定结果:未知															
上一页 下一页 输出 删除 查阅 添加统计 返回															

查阅样品列表滴定结果示意图 (40)

仪器以列表形式显示上一次样品列表的结果，包括滴定的样品数量，某个样品的名称、样品量、操作者、滴定结果等基本信息，用户可以按“查阅”键查看详细结果（请参考前面的查阅上次滴定结果章节）、或者删除结果、输出结果、添加统计等。

2.7.4 查阅存贮滴定结果

仪器允许存贮最大 200 套滴定结果。在起始状态系统菜单页，点击“查阅存贮滴定结果”项即可进入，如图，在这里用户可以查阅结果、删除结果、输出结果、添加统计等。

仪器首先载入的为系统内部存贮的滴定结果，图示表示已存贮 84 个滴定结果。当存贮数据超过最大存贮数时，可以将

滴定结果存贮到 U 盘中, 如果用户需要查看 U 盘里面的滴定结果, 插入 U 盘, 仪器会自动检测 U 盘, 读取 U 盘中存贮的滴定结果数量。用户同样可以删除、输出、查阅等。注意: 仪器只能一次扫描 200 个文件名 (即 200 套结果)。

查阅存贮结果	
存贮位置:	结果数量:084
☒ 系统	No.081 Sample ID
☐ U盘	No.082 Sample ID
	No.083 Sample ID
	No.084 Sample ID
样品名称: Sample ID 滴定终点数: 1 样品量: 0.049g 滴定结果: 9.5877mL 0.0000e+00mol/L 操作者: Admini	
方法名称: Dynamic Titration 滴定开始时间: 2017/07/19 12:22:17 滴定结束时间: 2017/07/19 12:30:17	

上一页

下一页

输出

删除

查阅

添加统计

返回

查阅存贮的滴定结果示意图 (41)

点击“输出”按键, 可以选择输出当前数据或者全部数据。输出的详细内容由本次滴定方法的输出参数决定。

点击“查阅”按键允许用户查看详细的滴定结果, 显示同查阅上次滴定结果。

2.7.5 结果统计

为了更好地比较、分析样品的测试情况, 我们通常需要做多个样品测试结果的比较, 统计, 本功能可以支持实现这一目的。

在起始状态系统菜单页, 点击“滴定结果统计”项即可进入, 如图, 其中包含样品名称、5 个滴定终点的数据以及与之相应的滴定结果数据, 统计开关。仪器支持最多 20 个滴定结果的比较、统计。

用户点击“添加”、“删除”可以将结果添加到统计表，或者从统计表中删除；点击“查阅”可以查阅单个滴定结果详细的数据；点击“选择”可以打开或者关闭统计开关，“Yes”表示将参与本次统计，点击“开始统计”按钮即可开始统计。

仪器将显示统计结果，包括平均值、标准偏差、相对偏差。左右滑动或者点击“上下页”可以查看其它终点的统计结果。同样，仪器允许用户将统计结果输出。

滴定结果统计				
总结果数: 20		选择结果数: 20		当前终点号: < 1 >
编号	样品ID	终点1 体积(mL)	终点1 滴定结果	统计开关
01	Sample ID	5.1699mL	5.1699e-01mol/L	Yes
02	Sample ID	1.2065mL	1.2065e-01mol/L	Yes
03	Sample ID	1.2065mL	1.2065e-01mol/L	Yes
04	Sample ID	8.8339mL	8.8%	Yes
05	Sample ID	5.1341mL	5.1341e-01mol/L	Yes
06	Sample ID	5.1453mL	5.1453e-01mol/L	Yes
07	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes
08	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes
09	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes
10	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes

☐ 样品名称: Sample ID
☐ 样品量: 10.0000mL
☐ 操作者: Admini
☐ 方法名称: PreTitration
☐ 滴定开始时间: 2016/11/18 16:23:24
☐ 滴定结束时间: 2016/11/18 16:24:42

☐ 滴定终点数: 1
滴定结果: 5.1992mL 9.6168e+00mol/L

向上

向下

下一终点

查阅

添加

删除

开始统计

结束

滴定结果统计						
总结果数: 20		选择结果数: 04		当前终点号: < 1 >		
编号	样品ID	终点1 体积(mL)	终点1 滴定结果	统计开关		
01	Sample ID	5.1699mL	5.1699e-01mol/L	No		
02	Sample ID	1.2065mL	1.2065e-01mol/L	No		
03	Sample ID	1.2065mL	1.2065e-01mol/L	No		
04	Sample ID	8.8339mL	8.8%	No		
05	Sample ID	5.1341mL	5.1341e-01mol/L	No		
06	Sample ID	5.1453mL	5.1453e-01mol/L	No		
07	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes		
08	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes		
09	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes		
10	Sample ID	5.1992mL	9.6168e+00mol/L	Yes		

向上

向下

下一终点

输出统计报告

	平均值	标准偏差	相对偏差	结果平均值	标准偏差	相对偏差
终点1	5.1992mL	0.0000	0.0000%	9.6168e+00mol/L	0.0000	0.0000%
终点2	0.0000mL	0.0000	0.0000%	0.0000e+00mol/L	0.0000	0.0000%
终点3	0.0000mL	0.0000	0.0000%	0.0000e+00mol/L	0.0000	0.0000%
终点4	0.0000mL	0.0000	0.0000%	0.0000e+00mol/L	0.0000	0.0000%
终点5	0.0000mL	0.0000	0.0000%	0.0000e+00mol/L	0.0000	0.0000%

返回

结果统计显示示意图(42)

3 ZDJ-5B 型自动滴定仪的仪器维护

3.1 仪器的维护

仪器的经常地正确使用与维护，可保证仪器正常、可靠地使用，特别是滴定仪这一类的仪器，它必须具有很高的输入阻抗，而使用环境需经常接触化学药品，所以更需合理维护。

- 仪器的插座必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触，防止受潮，以确保仪器绝缘和高输入阻抗性能。仪器不用时，将 Q9 短路插头插入测量电极的插座内，防止灰尘及水汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时，应把电极插头用干净纱布擦干。
- 整个滴定管最好经常用蒸馏水清洗，特别是会产生沉淀或结晶的滴定剂(如 AgNO_3)，在使用完毕后应及时清洗，以免破坏阀门。
- 在用高氯酸冰乙酸作滴定剂时，应保持环境温度不低于 16°C ，否则会产生结晶，损坏阀门。
- 滴定仪长时间不使用时，用户必须用蒸馏水将滴定管清洗干净，避免滴定管损坏，给您带来不必要的损失。

3.2 常见故障排除

见附录 3。

4 ZDJ-5B 型自动滴定仪的附件信息

型号	名称	描述
ZDJ-5B	自动滴定仪	标配
	电极支架	标配
	滴定装置阀门	标配
标准缓冲试剂	pH4.00、6.86、9.18	标配，各 5 包
E-201—C	塑壳可充式 pH 复合电极	标配 0-14pH、5-60℃
E-201	pH 不可充式复合电极	选配 0-14pH、5-60℃
231-01	pH 玻壳电极	选配 0-14pH、5-60℃

5 附录

附录 1 pH 标准缓冲溶液的制备

1. pH 标准缓冲液 A (pH4.00, 25℃)

称取先在 110℃~130℃干燥 2~3 小时的邻苯二甲酸氢钾($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) 10.12g, 溶于去离子水中并在容量瓶中稀释至 1L。

2. pH 标准缓冲液 B (pH6.86, 25℃)

分别称取先在 110℃~130℃干燥 2~3 小时的磷酸二氢钾(KH_2PO_4) 3.388g 和磷酸氢二钠(Na_2HPO_4) 3.533g, 溶于去离子水中并在容量瓶中稀释至 1L。

3. pH 标准缓冲液 C (pH9.18, 25℃)

为了使晶体具有一定的组成, 应称取与饱和溴化钠(或氯化钠加蔗糖)溶液(室温)共同放置在干燥器中平衡两昼夜的硼砂($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 3.80g, 溶于去离子水中并在容量瓶中稀释至 1L。

附录 2 RS232 串口说明

1、本仪器使用标准的 RS232 通讯, 格式为: 9600, n, 8, 1, 即 9600bps 的波特率, 无奇偶校验, 8 位数据位, 1 个停止位。

2、本仪器支持 RS232 串口打印机, 通常这类打印机、POS 机在超市、小卖部、药房等都有使用, 一般为热敏型打印机, 价格比较便宜; 如果用户需要长时间保存记录, 建议

用户选购针式打印机，采购带色带的打印机。只要打印机支持 RS232 串口，都可以连接使用。对于针式打印机，建议用户采购每行超过 40 个字符的打印机。

附录 3：故障现象与故障排除表

现象	故障原因	排除方法
开机没有显示	1. 没有电源 2. 保险丝坏	1. 检查电源 2. 更换同一型号保险丝
MV 测量不正确	1. 电极性能不好 2. 另一电极接口短路不好 3. 电极通道设置错误	1. 更换好的电极 2. 更换 Q9 短路插头 3. 重新设置电极通道
PH 测量不正确	1. 同上 2. 同上 3. 电极插口设置错误	1. 同上 2. 同上 3. 按 7.7 节设置正确的电极插口
打印机不打印或不正确	1. 打印机电源没接 2. 打印线没连接 3. 打印机设置错误 4. 打印机选择错误 5. 连接自动样品进样器后无法打印	1. 连接打印机电源 2. 连接好打印机连线 3. 按 9.3.6 节设置打印机 4. 更换打印机 5. 自动样品进样器工作完成后，再连接打印机，打印滴定结果
动态滴定方法找不到终点	1. 终点突跃太小 2. 滴定剂或样品错误 3. 终点体积较小 4. 电极选择错误	1. 按 8.8.1 将突跃设置为“小”。 2. 更换滴定剂或正确取样。 3. 改用“等量滴定”模式 4. 正确选择电极
动态滴定方法找到假终点	动态滴定参数设置不合适	按 8.8.1 将突跃设置为“大”。
应用方案滴定方法错误 1. 滴定结果为 0.000ml 2. 找不到终点	1. 电极插口选择错误 2. 滴定方法选择错误	1. 按 7.7 节设置正确的电极插口 2. 选择正确的滴定方法
预设终点滴定方法错误 1. 二个以上终点时，参数设置完毕后，无法进行滴定 2. 滴定时，显示“预控点设置错误”	1. 参数设置错误 2. 参数设置错误或电极插口设置错误	1. 按 8.9.2 重新设置正确的参数 2. 按 8.9.2 重新设置正确的预控点 按 7.7 节设置正确的电极插口
搅拌器不转	1. 搅拌设置错误 2. 溶液杯内没放搅拌珠	1. 按第 7.6 节加快搅拌速度。 2. 放置搅拌珠
输液管有气泡	输液管接口漏液	按 1.3.3 安装好输液管
机械动作不正常	滴定管安装不正确	按 1.3.1 安装好滴定管
电极标定错误	1. pH 电极性能差 2. 缓冲液配制错误 3. 电极插口选择错误	1. 更换 pH 电极 2. 重新配制缓冲液 3. 按 7.7 节设置正确的电极插口

附录 4：术语解释

- 动态滴定：无需预先知道滴定终点，仪器在整个滴定过程中自动寻找滴定终点（电位变化率最大的点）。
- 预设终点滴定：仪器滴定到预先设定的终点电位 mV（或 pH）值时，自动停止滴定。
- pH 斜率：每变化 1pH 值产生电位的变化量，通常用 mV/pH 或 % 表示。
- pH 的 E0：又称“零电位”，通常是指 pH 为 7 时的电位值。
- pH 的一点标定：用一种 pH 缓冲溶液进行的校准。
- pH 的多点标定：用两种以上 pH 缓冲溶液进行的校准。

附录 5：产品订购信息

产品型号及名称	技术参数
ZDJ-5B 型自动滴定仪	新一代滴定仪，标配带电位测量单元，支持自动样品进样器、双管滴定
ZDJ-5B-Y 型自动滴定仪	新一代滴定仪，电位测量单元+永停测量单元，支持自动样品进样器、双管滴定
ZDJ-5B-D 型自动滴定仪	新一代滴定仪，电位测量单元+电导测量单元，支持自动样品进样器、双管滴定
ZDJ-5B-G 型自动滴定仪	新一代滴定仪，电位测量单元+光度测量单元，支持自动样品进样器、双管滴定
ZDJ-5B-T 型自动滴定仪	新一代滴定仪，电位测量单元+温度测量单元，支持自动样品进样器、双管滴定
ZDJ-5B 型滴定单元	配套 ZDJ-5 型自动滴定仪，可组建双管滴定
SCH-01 型自动样品进样器	■ 单样品杯转盘，12 个杯位，11 个为样品杯位置，1 个清洗位； ■ 支持动态喷淋清洗，保证彻底清洗干净； ■ 支持搅拌功能，上搅拌、下搅拌可选； ■ 仪器安装有液晶、键盘，支持直接制、操作； ■ 具有 USB、RS232 双接口，完全实现自动化操作； ■ 仪器具有自检和容错功能。
上搅拌器	配合滴定仪，配套使用