实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴



01 生化/霉菌培养箱 02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱 04 低温培养箱

0.5 电热恒温培养箱 06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱 08 微生物培养箱

17 21 光照培养箱/人工气候箱

22 24 恒温恒湿箱

25 回旋振荡器 27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器 30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器 32 摇瓶机

33 招任温冰箱 35 洁净工作台

37 生物安全柜 38 离心机

39 干燥箱 43 真空干燥箱 48 加热循环槽

51 恒温振荡水槽

54 油浴锅 55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱 63 步入式药品试验室

64 老化试验箱 64 热空气消毒箱 65 高低温(交变)试验箱

66 高低温(交变)湿热试验箱

67 68 紫外耐气候试验箱 69 怎灯耐气候试验箱

71 电阻炉

75 旋转蒸发仪 78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵 80 循环冷却器

81 磁力搅拌器 84 顶置电动搅拌器

85 氮吹仪

86 漩涡混匀仪 87 多用途试管搅拌器 88 孵育器/金属浴

89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机 91 均质分散机

93 98 粘度计

99 控制器介绍 100 选购件介绍

2低温培养箱

CO₃振荡培养箱,集公司十多年在二氧化碳培养箱与恒温振荡培养箱领域的设计和制造经验,以用户的需求为出发点,不断技术创新而研发而 成。代表CO₂振荡培养箱发展趋势,广泛应用于细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等。

产品特点

人性化设计

- CO₃振荡培养箱,集CO₃培养箱与振荡培养箱于一体,具有占地面积小,载瓶量大等优点。
- 彩色大屏幕触摸显示屏,各种参数一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂便于操作;操作界面带 密码锁定功能,可防止人为误操作,具有定时功能。
- 全新环保设计,品牌压缩机和独特的风道设计,效率高、能耗低、噪声低,不仅促进节能,而且 使用寿命长,与传统同类设备相比,降温时间可减少30%以上。
- 内胆,振动台面和搁板均采用304不锈钢,四角半圆孤设计,内胆壁进过电化学处理,能耐腐蚀 和避免细菌生长,确保经久耐用,便于清洁消毒。
- 多种专用摇架和夹具可供选择,摇架和夹具更换非常简便,大大提高了工作效率。

二氧化碳监测与控制系统

- 采用进口红外传感器,具有监测二氧化碳气体速度快、精度高,并不受外界温湿度波动的影响等 特点,即使多人使用,需频繁开门、关门等情况,仍能保持箱内CO。浓度的稳定和均匀。用户只 需接入CO。气源即可直接使用。
- CO₂进气口配备高效微生物过滤器,针对直径≥0.3μm的颗粒,过滤高达99.99%,可有效过滤 CO。气体中细菌、微尘颗粒及微生物污染源。

温湿度控制系统

● 选用能在高温状态下运行的温湿度传感器,确保箱内温湿度控制精准。同时可在用户开关门取样 和放样后, 能短时间内恢复实验温湿度。

门温加热与监控系统

- 外箱门具有加热功能,门温跟随箱温而略高于箱温,可有效防止玻璃门产生冷凝水,便于观察实 验过程,并避免由于玻璃门冷凝水的产生而带来微生物污染的可能性。
- 箱内有便于观察玻璃门,在工作状态,用户可以随时打开玻璃门,振荡培养箱会自动暂停工作, 并切断加热与循环风机。

环境温度监测系统

● 独立的环境温度检测器,可根据实验中的环境温度的变化进行自动调节CO。培养箱加热系统,以 避免箱内温度过冲情况发生。

连续运行保证

● 低散热直流电机,启动转矩大,调速宽、免保养、突破现有国产振荡器无法长时间连续运行的缺陷。

三偏心轴平衡驱动

● 三偏心轴平衡驱动工艺,确保在CO₂振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设 计保证了我们的CO2振荡器甚至在满载,高速的状态下也能表现出强劲的功率。

循环风扇速度自动控制

● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适 宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

高效过滤器

A、微生物高效过滤器

● CO。进气口配备微生物高效过滤器,针对直径≥0.3 μ m的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO。气体中的细菌和灰尘颗粒。

B、HEPA高效过滤器

● CO₂培养箱内气体质量是衡量细胞培养环境的重要指标,HEPA高效过滤器可有效过滤掉外界空气中细菌及灰尘颗粒,消除和防止外界空气与 培养箱内室交叉污染,使培养箱内始终处在无菌状态。箱门关闭5分钟后,箱内空气质量可迅速恢复到100级洁净水平。HEPA高效过滤器拆 装方便,无需工具。

杀菌系统

A、90℃高温湿热灭菌系统

- 可以对内室(包括温度传感器、二氧化碳浓度传感器、风扇、隔板和支架在内)进行彻底的高温湿热灭菌,彻底消除细菌、霉菌、支原体等各 类微生物对于细胞培养所造成的微生物污染,为用户提供一个安全的实验环境。
- 操作简单:用户只需简单的按一下控制面板上的(杀菌启动)键,该杀菌系统可以对箱体内所有部件(包括温度传感器、二氧化碳浓度传感 器、风扇、隔板和支架在内)进行彻底的灭菌。整个灭菌过程需要18个小时,以保证全面、高效灭菌。



