


# MS7-H550-S 磁力搅拌器

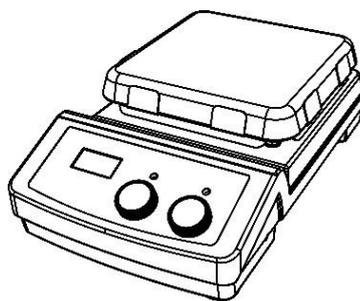

## 安装说明

1. 打开包装并将加热板放置在稳定且耐高温的工作台上。
2. 确保良好的工作环境，无爆炸危险品和易燃物质。
3. 如果同时使用多个仪器，请将搅拌器与墙壁和其他设备隔开 10 厘米以上距离。
4. 请将仪器远离高强度磁场的影响范围。
5. 不要覆盖设备；确保电源线不接触加热部分。
6. 将仪器接通电源之前，请确保电压适用产品标签显示的标准。
7. 请勿使用损坏的电源线。
8. 请将电源线连接到设备电源插座中。
9. 打开电源，查看屏幕显示是否正常。

## 外部传感器安装

1. 将传感器支架安装在仪器上。
2. 将外部传感器连接到设备背面提供的端口。
3. 将传感器固定在支架上并调整位置。
4. 将外部传感器探头放入加热盘上的容器中。
5. 确保传感器的顶端距离容器底部至少为 5-10 mm，距容器壁 5-10 mm。

## 操作程序

1. 上电后，仪器将开始自检。
2. 将装有搅拌液和合适的搅拌棒的容器放在工作台上。
3. 如果需要，将外部传感器放入液体中。
4. 可使用控制面板上的两个控制旋钮设定温度和速度。
5. 设定目标温度并开始加热：
  - A. 通过将温度控制旋钮 **Heat** 旋转到所需的设置来设置温度。

- B. 通过按下温度控制旋钮确定设定值并开启加热（指示灯点亮）。
  - C. 所述加热过程中温度值在 LED 屏显示。
  - D. 再次按下相同的温度控制旋钮关闭加热功能。
6. 设定目标搅拌速度并开始搅拌：
- A. 通过将速度控制旋钮 **Stir** 旋转到所需的设置来设置目标速度。
  - B. 通过按下搅拌控制旋钮确认设定值并开启搅拌（指示灯点亮）。
  - C. 再次按下相同的搅拌控制旋钮关闭搅拌功能。